

# 酰胺醇类快筛试剂盒

产品名称	酰胺醇类快筛试剂盒
公司名称	广州健仑生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市中山大道东81号金碧世纪花园254
联系电话	020-13710007117 13570709494

## 产品详情

### 酰胺醇类快筛试剂盒使用说明书

#### 一) 祛痘、抑制粉刺类化妆品非法添加监督检查方法

##### 简介

目前，祛痘或抑制粉刺类化妆品中非法添加物质主要有林可霉素类、喹诺酮类、硝基咪唑类、酰胺醇类（氯霉素）和磺胺类等化学成分。

##### 主治功效或保健功能

一般突出祛痘、除螨、抗粉刺等;样品名称通常为战痘天使、祛痘天使（强效）、消痘霜(\*\*)等。

##### 用法用量

使用前先清洁脸部，有液体制剂的一般先用，然后再用膏剂或霜剂，按摩片刻，每日早、中、晚各一次。

##### 生产企业

多标示为医药科技公司、生物科技公司、中医院研究所，或委托加工生产。

##### 批准文号

一般印上卫生许可证和生产许可证居多。

##### 剂型

常见阳性剂型主要为膏剂、霜剂或精华液。洗面奶、面膜样品中一般不会添加。洁肤类非套装产品暂未发现有违法添加现象。

#### 抽样数量

一般三个独立包装，每个独立包装至少5g固体或半固体或液体10ml。

### 二) 酰胺醇类快速检测试剂盒使用说明

#### 【适用范围】

本试剂盒适用于祛痘、抑制粉刺类化妆品的快速检测，可检测囊剂、霜剂、乳液、水剂、凝胶剂等剂型。

#### 检测成分

酰胺醇类（氯霉素）快筛试剂盒可检测氯霉素化学成分。

酰胺醇类（氯霉素）快筛试剂盒与硝基咪唑类、磺胺类、林可霉素类、喹诺酮类和甲硝唑快筛试剂盒组合使用。

#### 试剂盒组成

氯霉素检测试剂	10瓶	酰胺醇类检测卡	10卡
刻度吸管	10支	取样勺	10支

#### 【规格】 10份次

#### 【样品前处理】

1、拧开氯霉素试剂瓶a的下盖，不同剂型化妆品按以下方法加入到试剂瓶a内：

膏剂、霜剂、乳剂、凝胶剂等固体或半固体剂型：

用取样勺取出约0.1g样品（约1平勺），用刻度吸管将取样勺上的化妆品刮入试剂瓶a中。

水剂型等液体剂型：

用刻度吸管吸取约0.1ml(刻度吸管第一条刻度线处)化妆品。

2、在试剂瓶a内，用刻度吸管吹打（反复吸取、挤出）溶液8~10次，尽量使其混匀。

#### 【检测】

1、拆开铝箔袋，取出检测卡。

- 2、用刻度吸管吸取b瓶中的溶液，垂直滴加3滴溶液于检测卡的圆孔中。
- 3、加样后开始计时，3~5分钟即可观察质控线（c线）和检测线（t线）显示情况。

#### 【结果判断】

- 1、阴性（-）：

若c线和t线均显色，表示化妆品中不含酰胺醇类（氯霉素）化学成分。

- 2、阳性（+）：

若c线显色，t线不显色，表示化妆品中含酰胺醇类（氯霉素）类化学成分。

- 3、无效：

c线未显色，表示检测卡失效，建议更换检测卡重复测定。

#### 【注意事项】

- 1，在检测过程中，滴加3滴溶液后如在10秒内发现待测液未展开，可补加1~2滴。
- 2，结果判断时，若滴加样品溶液于检测卡的加样孔中后立即出现c线和t线，即可判断结果为阴性；若只出现c线，则要等3分钟后再读取结果。
- 3，当检测温度低于10℃时，若只出现c线，则将判定时间延长至5分钟。
- 4，如试剂沾污皮肤或误入眼中，请立即用清水冲洗。
- 5，本试剂盒仅供定性筛查用。
- 6，试剂应远离儿童触摸到的地方。

#### 【贮存条件】

在4~30℃阴凉干燥处保存。