

蛇形脂肪抽出器作用，蛇形脂肪抽出器功率

产品名称	蛇形脂肪抽出器作用，蛇形脂肪抽出器功率
公司名称	上海佐田精密有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:佐田精密 型号:ZUOT-CCQ-150S
公司地址	上海市徐汇区虹梅路786号
联系电话	021-51619676

产品详情

【佐田精密的上仪器网】实验仪器设备官方网站：www.shang17.com

全国送货，厂家直销! 品质保证！免费3年终身保养！

电话：021-51619676 企业QQ:593586493，2880263195

（若订购地址未显示您可以百度搜索“上仪器网”）

上仪器网专业以实验仪器设计、研发，生产，销售为核心的高新技术企业，目前热卖销售有氮吹仪，固相萃取，索氏提取，喷雾干燥机等等。

http://www.zk71.com/zuotian_0006/products/zuotian_0006_90730039.html

ZUOT-CCQ-150S,250S,500S 价格：2500,2800,3200

产品说明 Product description

蛇形脂肪抽出器ZUOT-CCQ-150S是由提取瓶、提取管、冷凝器三部分组成的，提取管两侧分别有虹吸管和连接管，各部分连接处要严密不能漏气。从固体物质中萃取化合物的一种方法是，用溶剂将固体长期浸润而将所需要的物质浸出来，即长期浸出法。此法花费时间长。溶剂用量大、效率不高。

应用范围 Application range

制药业 实验室，农业

<http://b2b.hc360.com/supplyself/569548462.html>

主要特征 Principal character

蛇形脂肪抽出器ZUOT-CCQ-150S是利用溶剂回流及虹吸原理，使固体物质连续不断地被纯溶剂萃取，既节约溶剂萃取效率又高。萃取前先将固体物质研碎，以增加固液接触的面积。然后，将固体物质放在滤纸套内，置于提取器中，提取器的下端与盛有溶剂的圆底烧瓶相连，上面接回流冷凝管。加热圆底烧瓶，使溶剂沸腾，蒸气通过提取器的支管上升，被冷凝后滴入提取器中，溶剂和固体接触进行萃取，当溶剂面超过虹吸管的zui高处时，含有萃取物的溶剂虹吸回烧瓶，因而萃取出一部分物质，使固体物质不断为纯的溶剂所萃取、将萃取出的物质富集在烧瓶中。液固萃取是利用溶剂对固体混合物中所需成分的溶解度大,对杂质的溶解度小来达到提取分离的目的。

<http://shop.ebdoor.com/Shops/3785287/Products/50374877.aspx>

技术参数 Technical parameter

型号 部件名称 规格 数量 价格

ZUOT-CCQ-150S 蛇形脂肪抽出器 蛇形冷凝管，提取管，提取瓶150ml 各1个 2500元

电加热保温套 150ml（可选水浴） 1个

铁架台(带不锈钢杆) 中号 1个

夹子/烧瓶夹 中号 2个

十字夹 大号 2个

ZUOT-CCQ-250S 蛇形脂肪抽出器 蛇形冷凝管，提取管，提取瓶250ml 各1个 2800元

电加热保温套 250ml（可选水浴） 1个

铁架台(带不锈钢杆) 中号 1个

夹子/烧瓶夹 中号 2个

十字夹 大号 2个

ZUOT-CCQ-500S 蛇形脂肪抽出器 蛇形冷凝管，提取管，提取瓶500ml 各1个 3200元

电加热保温套 500ml（可选水浴） 1个

铁架台(带不锈钢杆) 中号 1个

夹子/烧瓶夹 中号 2个

十字夹 大号 2个

蛇形脂肪抽出器|球形脂肪抽出器|改良式脂肪抽出器|索氏提取器厂家价格

