

青绿饲料水分检测仪

产品名称	青绿饲料水分检测仪
公司名称	深圳市冠亚电子科技有限公司龙华分公司
价格	面议
规格参数	品牌:冠亚水分仪 型号:SFY-6 重量:3.7Kg
公司地址	深圳市宝安区民治街道工业西路与中环路交汇处综合楼233
联系电话	0755-26703505 13530197716

产品详情

青绿饲料水分检测仪简介

采用「干燥失重法」也被称之为(105 5小时法)、(135 3小时法)等。水分测定仪在测量样品重量的同时，红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品，在干燥过程中，水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量百分比，干燥程序完成后，最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比，红外加热可以最短时间内达到额定加热功率，在高温下样品快速被干燥，其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。且操作简单，测试准确，显示部分采用红色数码管，分别可显示水分值、样品初值、终值、测定时间、温度初值、最终值等数据，清晰可见。污水处理配套分析仪器_WL-01固形物含量检测仪价格。

青绿饲料水分检测仪技术参数

1、称重范围：0-60g

可调试测试空间为3cm、5cm、10cm

2、水分测定范围：0.01-100%

3、样品质量：0.50-60g

4、加热温度范围：起始-180

加热方式：可变混合式加热

微调自动补偿温度高达15

5、水分含量可读性：0.01%

6、显示参数：7种

红色数码管独立显示模式

7、外型尺寸：380 × 205 × 325(mm)

8、电源：220V ± 10%

9、频率：50Hz ± 1Hz

10、净重：3.7Kg

青绿饲料水分检测仪产品特点

检测速度快，只需几分钟，创行业之最；

采用新一代传感技术,快速、简便,一键式操作;

操作简单，全自动操作模式，无可动部件；

关键零部件均采用纯进口高端材料，以保证产品检测结果的准确性；

零易损件，样品盘采用耐酸耐碱耐变形的纯不锈钢材料，无易耗品，样品盘可循环利用；

采用特质的环形卤素光源，加热均匀，加热器更耐用；

显示7种参数：（水分值、样品重量初值、终值、测定时间、温度初值、最终值、判别时间）；

青绿饲料水分检测仪操作方法

第一步：按校准键，放砝码，自动校准。（定期效准，不用每天开机效准）

第二步：取样xg，按测试键开始工作。

第三步：仪器加热中，仪器正在显示丢失的水分值。

第四步：测定结束，仪器显示最终水分。

我们提供的不只是一流产品；更多是服务、先进技术、全新的水分控制解决方案！

青绿饲料水分检测仪