

供YXJ-2A/TGL-16A数显测速高速离心机

产品名称	供YXJ-2A/TGL-16A数显测速高速离心机
公司名称	金坛市顺华仪器有限公司
价格	1480.00/台
规格参数	品牌:顺华仪器 型号:YXJ-2A/TGL-16A
公司地址	中国 江苏 金坛市 江苏省金坛市26#信箱
联系电话	86 0519 82828966 13004428716

产品详情

品牌 顺华仪器 型号 YXJ-2A/TGL-16A

1.产品简介：

台式离心机属常规实验室使用仪器，广泛应用于生物、化学、医药等科研教育和生产部门。适用于微量样品快速分离合成：如核酸杂化。

2.主要技术指标：

型号	最高转速	容量	最大相对离心力	定时	电源
tgl-16a	16000rpm	1.5ml × 12	17000xg	0-60min	ac220v 50hz
yxj-2a		0.5ml × 12			

3.安全须知:

- 3-1：开机时若发现电源指示灯不亮,应立即停机检查。
- 3-2：严禁在未装转头的情况下空载运行。
- 3-3：运行之前应检查转头有无腐蚀损伤。
- 3-4：当转头运行时不要开启离心机盖，不要接触正在运行的转头。

3-5：严禁转头在装载不平衡的状态下运转。

4. 使用说明：

4-1：离心机的工作台应平整坚固，工作间应整齐清洁，干燥并通风良好。

4-2：接通外电源，合上电源开关，指示灯亮。

4-3：关闭电源开关。

4-4：开启离心机盖，将内腔及转头擦拭干净。

4-5：装放称量一致的试管。

4-6：关闭离心机盖。

4-7：设定定时。

4-8：合上电源开关。

4-9：缓慢调节调速旋钮，观察转速显示屏，升至所需转速。

4-10：每次停机前，必须将调整旋钮置于最小位置，“定时器”置“零”。关闭电源开关，切断电源。

4-11：擦拭内腔及转头，关闭离心机盖。

5. 维护保养：

5-1：离心机盖上不要放置任何物件。每次使用完毕，务必清理擦拭内腔及转头，盖好离心盖，防止灰尘、污物进入。

5-2：离心机若较长时间未使用，在再次使用之前，应将离心机盖开启一段时间，干燥内腔。

5-3：电机的碳刷在使用3000小时后，应及时更换，以免磨损整流子。

5-4：离心机经长期使用，自然磨损属正常现象。在使用壹年之后，若出现故障或遇疑难，本企业将继续提供优质服务，予以协助处理。

特殊规格要求需签订合同，价格另定。