

密度测试仪-橡胶密度天平-液体密度计-PE薄膜比

产品名称	密度测试仪-橡胶密度天平-液体密度计-PE薄膜比
公司名称	厦门莱斯德科学仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:米德 型号:多种
公司地址	厦门市湖里区枋钟路2370号304单元之一（注册地址）
联系电话	暂无

产品详情

黄金铂金比重纯度测试仪

适用于：

黄金、白金、珠宝（翡翠、玉石、玛瑙等）、白银、两种混合金属混合比；适用于珠宝业，银行，当铺业，黄金及贵金属研究实验室。

原理：根据阿基米得原理浮力法，准确、快速的读取黄金（k数）、密度和纯度%。

规格：（以下三款都可以用酒精测量产品密度，如需请于供应商联系）

型号：	DX-300K	DX-600K	DX-120K	
秤重范围：	0.005g~ 300g	0.005g~ 600g	0.001g~ 120g	
比重精度：	0.001 g/cm ³	0.001 g/cm ³	0.0001 g/cm ³	
测量时间：	约10秒			
循环显示：	黄金K(金铜银、金银、金铜)切换 黄金纯度(金铜银、金银、金铜)切换			
测量功能：	黄金纯度、K数 或白金铂Pt 两种混合金属混合比			

DX-300K/DX-600K
DX-120K

DX-1200K

本机采用一体注塑成型测量架，一体注塑成型透明水槽，组装方便，耐磨耐摔，防腐蚀，可清楚观察样品在介质中情况。

标准附件： 主机、 水槽、 测量台、 镊子、 说明书、 砝码、 防风防尘罩、 测颗粒配件一套、 测浮体配件一套、 电源变压器一个

功能特点及装置：

- 1、可快速、准确地测定贵金属纯度%和黄金K数：只需两个称重步骤。
- 2、测量之后不会留下任何痕迹和污染，无需使用溶液或测试标准样品。
- 3、对镀膜厚度 > 30 μ m 以上的巴西火烧金也能轻而易举的判定。
- 4、特殊的软件设计，可直接循环显示黄金K数(含金铜银、金银、金铜)，黄金纯度%(含金铜银、金银、金铜)
- 5、K数范围从9到24K。
- 6、采用大水槽设计，降低吊栏线的浮力所造成的误差。
- 7、不能测试镶有宝石、空心的样品。可当一般天平使用

黄金密度纯度K数测量步骤： 将黄金放入测量台，测空气中重量，按MODE键记忆。

将样品完全浸入水中，测水中重量，按MODE键记忆，直接显示密度值。

按MODE键显示黄金纯度%(含金铜银、金银、金铜)；再按0键显示黄金K数(含金铜银、金银、金铜)。

珠宝密度测量步骤：

将珠宝放入测量台，测空气中重量，按MODE键记忆。

将珠宝完全浸入水中，测水中重量，按MODE键记忆，直接显示密度值。

通过密度值判读珠宝的真假。