

# 固体比重测试仪-橡胶密度仪-液体密度天平-聚丙烯

产品名称	固体比重测试仪-橡胶密度仪-液体密度天平-聚丙烯
公司名称	厦门莱斯德科学仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:米德 型号:多种
公司地址	厦门市湖里区枋钟路2370号304单元之一（注册地址）
联系电话	暂无

## 产品详情

锡纯度含量测试仪及密度测试仪（符合国标测密度精度要求）

通过测量锡比重密度 判断锡的纯度 可以直接读出锡的纯度  
不需要你在对照表格了直接读出锡纯度

适用于：贵金属回收 锡行业加工

原理：采用阿基米得原理浮力法，准确、直读量测数值。

规格：

型号：	DX-120B	DX-300B
称重范围：	0.001g~ 120g	0.005g~ 300g
比重精度：	0.0001 g/cm <sup>3</sup>	0.001 g/cm <sup>3</sup>
测试功能：	锡密度 锡纯度	锡密度 锡纯度
测量时间：	约10秒	约10秒
设定：	温度补偿设定、溶液补偿设定	温度补偿设定、溶液补偿设定

GH-120B

GH-300B

功能特点及装置：

· 镀金陶瓷电容传感器；

- 配合密度的测试装置，可实现锡纯度快速读取
- 密度直读，减取烦琐的计算；
- 标准的RS232数据输出功能，可轻易的连接PC和打印机。；
- 全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能
- 被测物空气中质量： 0.25g；
- 被测物空气中受到的浮力： < -0.125；
- 外形尺寸，270\*200\*265； 重量;6.5kg
- 一体成型水槽尺寸,165\*115\*85
- 蓝色背光液晶显示；

本机采用一体注塑成型测量架，一体注塑成型透明水槽，组装方便，耐磨耐摔，防腐蚀，可清楚观察样品在介质中情况。

标准附件：

主机、 水槽、 测量台、 镊子、 说明书、 砝码、 防风防尘罩、 测颗粒配件一套、 测浮体配件一套、 电源变压器一个

**测量步骤：** 将样品放入测量台，测空气中重量，按M键记忆。

将样品完全浸入水中，测水中重量，按M键记忆，直接显示密度值 按M键显示纯度

<http://www.bizhongji.cn/?/pc/index-90.html>

## 锡锭纯度测试仪

专业测量锡纯度 不需要你在对照表格了 直接可以读出锡的纯度 不需要人工计算 直接读出锡纯度 密度 重量等数值

功能特点及装置：

- 镀金陶瓷电容传感器；

- 配合密度的测试装置，可实现锡纯度快速读取
- 密度直读，减取烦琐的计算；
- 标准的RS232数据输出功能，可轻易的连接PC和打印机。；
- 全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能
- 被测物空气中质量： 0.25g；
- 被测物空气中受到的浮力： < -0.125；
- 外形尺寸，270\*200\*265； 重量;6.5kg
- 一体成型水槽尺寸,165\*115\*85
- 蓝色背光液晶显示；

本机采用一体注塑成型测量架，一体注塑成型透明水槽，组装方便，耐磨耐摔，防腐蚀，可清楚观察样品在介质中情况。

标准附件：

主机、 水槽、 测量台、 镊子、 说明书、 砝码、 防风防尘罩、 测颗粒配件一套、 测浮体配件一套、 电源变压器一个

测量步骤： 将样品放入测量台，测空气中重量，按M键记忆。

将样品完全浸入水中，测水中重量，按M键记忆，直接显示密度值 按M键显示纯度

咨询电话;0592-5231819 15960390014