

SHA-2A数显恒温双功能水浴振荡器

产品名称	SHA-2A数显恒温双功能水浴振荡器
公司名称	金坛市悦诚仪器厂
价格	2480.00/套
规格参数	品牌:悦诚 型号:SHA-2A 工作室尺寸:490*390*170 (mm)
公司地址	中国 江苏 金坛市 金坛市北环东路1号
联系电话	86-051982805822 13616135311

产品详情

品牌	悦诚	型号	SHA-2A
工作室尺寸	490*390*170 (mm)	温度范围	RT-100 ()
温度波动度	± 0.5 ()	温度均匀度	99.9 (%)
控温方式	数显恒温	适用范围	生物，生化，细胞。菌重 等各种液态，固态化合物的 振荡培养。

、双功能水浴恒温振荡器概述：水浴恒温振荡器是一种温度可控的恒温水浴槽和振荡器相结合的生化仪器，主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。

二、双功能水浴恒温振荡器技术参数：1.使用电源：220v 50hz2.加热功率：1800w3.定时范围：0~120分（或常开）4.振荡频率：起动—300转/分,可调5.振荡幅度：20mm6.恒温范围：室温—100 7.振荡方法：往复、回旋（双功能）8.温控精度：+0.5 9.水箱尺寸：490 × 390 × 170mm10.外形尺寸：700 × 550 × 490mm

三、双功能水浴恒温振荡器主要特点：a：温控精确数字显示。b：振荡时又小浪花，但无浪花飞溅。c：设有机械定时。d：万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备。e：无级调速，运转平稳，操作简便安全。f：内腔采用不锈钢制作，抗腐蚀性能良好。

四、双功能水浴恒温振荡器使用前须知：1、使用前请仔细阅读本说明书。2、机器的工作平面不能过度平滑（例如瓷砖等）。3、用户提供的插座的电气额定参数应不小于本机的电气额定参数，并有良好的接地措施。4、整机严禁在阳光直射的环境中使用。5、调速应从低速向高速慢慢起动。6、机器在高速振荡时可能会有一定的移位，因此在使用时应有人看管。

五、双功能水浴恒温振荡器使用说明：1、

装入试验瓶，并保持平衡，如是双功能机型，设定振荡方式。（详细设定见最后图示）2、接通电源，根据机器表面刻度设定定时时间，如需长时间工作，将定时器调至“常开”位置。3、打开电源开关，设定恒温温度：（1）将控制小开关置于“设定”段，此时显示屏显示的温度为设定的温度，调节旋钮，设置到您工作所需温度即可。（您设定的工作温度应高于环境温度，此时机器开始加热，黄色指示灯亮，否则机器不工作）（2）将控制部分小开关置于“测量”端，此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度，随着箱内气温的变化，显示的数字也会相应变化。（3）当加热到您所需的温度时，加热会自动停止，绿色指示灯亮；当试验箱内的热量散发，低于您所设定的温度时，新一轮加热又会开始。4、开启振荡装置：（1）打开控制面板上的振荡开关，指示灯亮。（2）调节振荡速度旋钮至所需的振荡频率。5、工作完毕切断电源，置调速旋钮与控温旋钮至最低点。6、清洁机器，保持干净。

六、双功能水浴恒温振荡器注意事项：1、

器具应放置在较牢固的工作台面上，环境应清洁整齐，通风良好。2、

用户提供的电源插座应有良好的接地措施。3、严禁在正常工作的时候移动机器。4、

严禁物体撞击机器。5、严禁儿童接近机器，以防发生意外。6、

更换熔断器前应先确保电源已切断。7、使用结束后请清理机器，不能留有水滴、污物残留

金坛市悦诚仪器厂是一家专业集开发、生产、销售、服务为一体的科技型企业。工厂主要产品包括：培养箱、摇床、振荡器、水浴锅、低温槽、离心机、搅拌器、恒温水箱（槽）、电热板等数十个系列。更多价格优惠！定做非常规产品、请留言或致电查询！！欢迎来电来函、赴厂参观考查！生产厂家价格有优势！0519-82805822