

HH-601超级恒温水浴厂家直销

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | HH-601超级恒温水浴厂家直销 |
| 公司名称 | 杭州安力科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杭州市余杭区余杭街道凤凰新村113号 |
| 联系电话 | 86-057186157727 13777575776 |

产品详情

详细介绍 一、产品简介 HH-601超级恒温水浴采用进口不锈钢板材及先进工艺生产制造，具有控温精确度高，抗腐蚀性强，结构紧凑，造型美观，节省能源，使用寿命长等优点，适用于生物、植物、物理、化工、医疗、环保等实验科学领域直接或辅助加热的精密仪器。二、HH-601超级恒温水浴的主要特点 超级恒温水浴外壳采用金属板静电喷塑，控制箱直接安装在水箱上。旁边有冷凝水管进出水嘴两只，水箱内采用进口优质水泵作为循环动力，解决了温水不匀的弊病，使仪器的控温精度和水的均匀度都能达到较高的要求。三、HH-601超级恒温水浴的主要参数 1、电源：220V50Hz 2、控温范围：室温~100 3、恒温波动： 0.5 4、加热功率：1000W 5、恒温设定与测量：数字控制（LED四位数显） 6、水泵流速： 4L/min功率40W 7：总功耗： 1.2KW 8、工作尺寸：40×30×18cm 9、外形尺寸：52×45×38cm 四、HH-601超级恒温水浴的注意事项 1、在使用前请仔细阅读说明书，关闭水嘴，千万记住先加水到水位线再接通电源。 2、设置数显温度，打开电源开关使水箱升温，盖上水箱盖，待水温升到所需温度值，打开循环电源开关，水箱内的水在循环均匀室内温度。 3、水位不能过高，以防止水溢出造成实验失误。 4、当需要快速降温时，控制箱旁有两个水嘴，任意一个进入冷凝水（制冰水或自来水），另一个进入出水池（用乳胶管）协助降下当时温度。 5、为延长仪器使用寿命，请注意勿将控制箱内受潮，防止漏电。 6、仪器从出厂之日起保修一年（人为造成或使用不当均收取工本费用），终身维修。 7、使用结束请将水（出水嘴）放干净，用干布擦拭干净，置于通风干燥处。

HH-601超级恒温水浴:www.czdxq.com/czdxq-Products-16079634/

www.chem17.com/st269532/product_16079634.html