

恒温培养摇床 精达仪器

产品名称	恒温培养摇床 精达仪器
公司名称	金坛市精达仪器制造厂
价格	8800.00/台
规格参数	品牌:精达仪器 型号:BS-1E
公司地址	中国 江苏 金坛市 金坛市经济开发区
联系电话	86 0519 82338860 051982338860

产品详情

品牌 精达仪器 型号 BS-1E

恒温培养摇床适用范围

恒温培养摇床是霉菌、微生物的培养及育种试验的专用恒温培养装置，特别实用于生物工程、化工、医学研究、农林科学、水产、畜牧等领域从事科研和生产使用的理想的设备。

恒温培养摇床功能：

恒温培养摇床采用微处理器控制，具有监测、控制温度和保护等功能。箱内照明灯可观察箱内培养物。不锈钢内胆，永不腐蚀。

恒温培养摇床使用说明

1使用条件：

- 环境温度：10-30 ；
- 无强烈光照、无强烈腐蚀性气体、通风良好、相对湿度85%以下；
- 使用电源：200v ± 10%，50hz。容量不小于1kw，备有地线的电源插座；

2使用方法：

- 接通电源：将三芯插头插入电源插座，把面板上电源开关置“开”的位置，此时仪表出现数字显示，表示设备进入工作状态。
- 按温度设定方法设定好实验温度（温度控制说明书另附），待温度恒定之后即可开始工作。

- c、智能式和特种要求另付使用说明书。
- d、需要摇床工作时，打开摇床电源开关，调节转速旋钮至所需转速即可。
- e、详细设置请参阅仪表说明书。

恒温培养摇床主要技术参数：

型号：bs-1e

控温范围：5-50

分辨率：±0.1

控温波动度：数显型 ±1.5

智能型 ±1

温度均匀性：±1

电源：220v ± 10%、50hz

功率：加热器：300w、压缩机：150w振荡器：60w

振幅：20 mm

转速：起动—220转 / 分

四、bs-1e恒温培养摇床结构特点

1、本设备外箱是冷轧钢板、表面采用静电喷塑工艺、内胆为不锈钢、保温层由聚氨脂发泡形成，透光窗采用双层玻璃以确保箱内的保温性能（低温培养箱和bod等要求不透光的培养箱无玻璃窗），箱体内部有冷、热气流风道使箱内气体循环流畅、温度更加均匀。

2、设备的控温系统，智能型应用先进的电子电路，实现模拟控制。采用自调整pid系统，加热执行系统采用“过零”无触点开关电路技术，因而实现了脉冲调宽方式加热，使其温度控制波动范围小于等于1°。

五、bs-1e恒温培养摇床注意事项

- a) 本设备落地后，如地面不平应以垫平。
- b) 设备的搬动要平行移动，任何一方向倾斜角应小于45度。
- c) 本设备在正常运行时，箱内载物摆放应不影响空气流通，以保证箱内温度均匀。
- d) 箱壁内胆和设备表面要经常擦拭，以保持清洁。
- e) 设备长期不用，应拔掉电源线，以防止设备带电伤人。并应定期（一般一季度）按使用条件运行2-3天，以驱除电气部件的潮气，避免损坏有关器件。

f) bs-1e恒温培养摇床如发生故障，应由专业人员或生产厂家维修解决。

序号	名称规格	数量	序号	名称规格	数量
1	整机	1台	4	装箱单	1份
2	说明书	1份	5	保修卡	1份
3	合格证	1份	6	10a保险丝	2只

金坛市精达仪器制造厂是江苏省规模较大的实验仪器生产、制造、销售为一体的专业性生产厂家。专业生产数显生化培养箱、数显光照培养箱、恒温培养摇床、霉菌培养箱、恒温恒湿培养箱、人工气候箱、电热恒温培养箱、隔水式培养箱、电热油浴培养箱、高低温交变试验箱、盐雾腐蚀试验箱单孔水浴锅、双孔水浴锅、单列/双列四孔水浴锅、单列/双列六孔水浴锅、双列八孔水浴锅、三温水浴锅、三用恒温水箱、超级恒温水浴锅、超级恒温油浴锅、数显恒温水浴锅、数显恒温油浴锅、数显恒温沙浴，低温恒温水槽/台式电动离心机、高速电动离心机、冷冻高/低速离心机、低速大容量离心机、低速大容量平衡离心机、乳脂离心机/水浴恒温振荡器、气浴恒温振荡器、制冷水浴恒温振荡器、全温振荡器、垂直多用振荡器、调速多用振荡器、回旋振荡器、康氏振荡器、微量振荡器、青霉素振荡器、快速混匀器（旋涡混合器）、脱色摇床、大型摇床/磁力搅拌器、二联磁力搅拌器，四联磁力搅拌器，控温磁力搅拌器，集热式磁力搅拌器，数显大功率加热搅拌器，双层磁力搅拌器，精密增力电动搅拌器，六联自动升降电动搅拌器等等。