

多联电热套定制-数显电热套批发

产品名称	多联电热套定制-数显电热套批发
公司名称	上海卫凯仪器设备有限公司
价格	150.00/套
规格参数	品牌:卫凯仪器设备 型号:无
公司地址	上海市奉贤区庄行镇庄技路14号214室
联系电话	021-33877466 13818578840

产品详情

多联电热套定制-数显电热套批发 ZNHW-II型电热套是用无碱玻璃纤维作绝缘材料，将Cr20Ni80合金丝簧装置于其中，用硅酸铝棉经真空定型的半球形保温体保温，外壳一次性注塑成型，上盖采用静电喷涂工艺，由于采用球形加热，可使容器受热面积达到60%以上，控温采用计算机芯片做主控单元，采用多重数字滤波电路，模糊PID控制算法，自整定功能,具有测量精度高、冲温小、单键轻触操作，双屏显示，内、外热电偶测温，可控硅控制输出，~160-240V宽电压电源，并有断偶保护功能，具有升温快，温度高、操作简便、经久耐用的特点。是做精确控温加热试验的最理想仪器。

ZNHW- 智能恒温电热套使用说明 1.插入电源~220V，打开电源开关。显示窗显示“K”，设定窗显示“400”字样。为本电器配用K型热电偶，最高控制温度400。3秒后，显示窗显示室温，设定窗显示上次设定温度值。2.单键操作，按设定加“ ”或设定减“ ”键不放，将快速设定出所需的加热温度如：100，绿灯亮表示加温，绿灯灭表示停止，微电脑将根据所设定温度与现时温度的温差大小确定加热量，确保无温冲一次升温到位，并保持设定值与显示值±1 温差下的供散热平衡，使加热过程轻松完成。3.电热套左下方有一橡胶塞子，用来保护外用热电偶插座不腐蚀生锈和导通内线用，拔掉则内探头断开，机器停止工作。如用外用热电偶时应将此塞子拔掉保存，将外用热电偶插头插入插座并锁紧螺母，然后将不锈钢探棒放入溶液中进行控温加热。4.该电器设有断偶保护功能，当热电偶连接不良时，显示窗百位上显示“1”或“hhhh”时，绿灯灭，电器即停止加温，需检查后再用。5.自整定功能，启动自整定功能可使不同加热段或加热功率与溶液多少无规律时，升温时间最短，冲温最小，平衡最好，但改变加热介质或加温条件后自整定应重新设定。6.启动自整定：常按移位键“ ”5秒，设定窗数字闪烁即进入自整定状态，三次温冲过后数字停止闪烁，表示自整定结束可进行使用，但自整定需在开始加温时使用，中途进行的自整定不准确。 注意事项 1.仪器应有良好的接地。2.第一次使用时，套内有白烟和异味冒出，颜色由白色变为褐色再变成白色属于正常现象，因玻璃纤维在生产过程中含有油质及其他化合物，应放在通风处，数分钟消失后即可正常使用。

3.3000ml以上电热套使用时有吱吱响声是炉丝结构不同及与可控硅调压脉冲信号有关，可放心使用。4.液体溢入套内时，请迅速关闭电源，将电热套放在通风处，待干燥后方可使用，以免漏电或电器短路发生危险。5.长期不用时，请将电热套放在干燥无腐蚀气体处保存。6.请不要空套取暖或干烧。

7.环境湿度相对过大时，可能会有感应电透过保温层传至外壳，请务必接地线，并注意通风。

.卫凯仪器设备///多联电热套定制-数显电热套批发