

标准COD消解器-6管 HCA-100

产品名称	标准COD消解器-6管 HCA-100
公司名称	北京中时维兴仪器设备经营中心
价格	1950.00/台
规格参数	品牌:中时维兴 型号:HCA-100
公司地址	北京市丰台区大红门阳光左右间西侧甲6号1027
联系电话	010-80540391 15910585107

产品详情

标准COD消解器-6管 HCA-100

又名：标准COD消解仪 COD自动消解回流仪 产品概述：

国家标准GB 11914-89分析方法规范地制定了水质化学需氧量COD (cr) 的测定步骤，严格地规定了方法的加热消解时间、溶液酸度、氧化剂和催化剂的用量等条件指标。显而易见，水质COD (cr) 的测定是有严格的条件规定，违背了条件规定进行操作，就会影响测定的准确性。HCA-100 标准COD消解器遵循了国际标准 (ISO) 和国家标准 (GB) 的基本原则，保证了回流加热微沸2小时的消解操作，试剂溶液的配制和加入量都和GB法一致，确保可靠精确的分析结果。产品特点：

HCA-100系列 标准COD消解器采用微机技术进行定时控制加热电炉，可对5，6，10个24号标准磨口的回流消解回流装置同时进行加热。达到节能、减低电力负荷、提高效率的目的。HCA-100标准COD消解器采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管，并以风冷技术取代自来水冷却方式，既可以节水又能使仪器规范化，同时还提高了仪器使用的安全性。仪器的化学溶液配制、操作和COD的计算完全遵照GB11914-89，低于50mg/L的COD水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高精确度，高于700mg/L的COD水样，可以通过水样的比例稀释来完成测定。

- 二、技术特点：
- 1、碳化硅加热，升降温速度快。
 - 2、三角烧瓶消解完毕后可直接滴定测量，方便摇匀。
 - 3、加热均匀、使用寿命长
 - 4.可以设定消解时间，消解完毕后，仪器自动停止加热，可无人看管。
 - 5.样品消解完毕后，仪器风机继续工作，辅助样品冷却。
 - 6.以风冷取代水冷,节约用电、用水，提高了效率，增强了仪器的安全性。

技术规格：

执行标准：国家标准 GB11914-89 消解样品数：5，6，10个 消解瓶容量：5孔为250ml三角锥形瓶
6孔为250ml三角锥形瓶 10孔为150ml圆柱形瓶

消解样品量：5孔和6孔为20ml 10孔为10ml 测量范围：0～1000mg/L（大于1000mg/L的水样稀释后测定）

消解时间：不大于2小时（用户可通过按键自行调整消解时间）

测量误差：邻苯二甲酸氢钾标准溶液（500mg/L）相对标准偏差不大于5.0%；

工业有机废水（500mg/L）相对标准偏差不大于8.0% 环境温度：45 加热功率：1300W（AC
220V，50HZ） 仪器尺寸：400mm(L) * 300mm(W) * 560mm(H)