

# 数显恒温摇床摇瓶机SHA-A大容量水浴振荡器

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 数显恒温摇床摇瓶机SHA-A大容量水浴振荡器         |
| 公司名称 | 常州高德仪器制造有限公司                   |
| 价格   | 2888.00/台                      |
| 规格参数 | 品牌:高德<br>型号:SHA-A<br>振荡幅度:20mm |
| 公司地址 | 江苏常州金坛市金胜东路89号                 |
| 联系电话 | 0519-82118628 15906146011      |

## 产品详情

数显恒温摇床摇瓶机SHA-

A大容量水浴振荡器仪器应放置在较牢固的工作台上，环境应保持清洁整齐，通风干燥，给排水方便。

c、使用仪器前，先将调速按钮置于最小位置，关"振荡开关"。

d、将自来水注入水箱，水位应略高于培养试瓶的内液面；禁止无水状态使用加热器。

数显恒温摇床摇瓶机SHA-A大容量水浴振荡器定时范围：0-999 分

控温范围：室温-100 （数字显示）温度分辨率：0.1 控温精度： ±0.5

工作室尺寸：780×680×200mm（长×宽×高）

数显恒温摇床摇瓶机SHA-A大容量水浴振荡器接通外电源，将电源开关置于"开"的位置，指示灯亮。

f、开“振荡开关”，指示灯亮，缓慢调节调速选钮，升至所需转速。

g、停机前各开关应处关闭状态，定时器置"零"，切断电源。

数显恒温摇床摇瓶机SHA-A大容量水浴振荡器是一种温度可控的恒温水浴槽和振荡器相结合的实验仪器，温控精确数字显示；无级调速，运速平稳，常州高德仪器制造有限公司是专业的实验室设备制造商，是一家集设计、生产、销售、服务于一体的科技型企业。[www.czgdyq.cn](http://www.czgdyq.cn)

数显恒温摇床摇瓶机SHA-A大容量水浴振荡器电 源：220V 50HZ

振荡频率：起动-300rpm/min 振荡幅度：20mm 工作方式：往复或回旋，订购时可以自选确定。

加热功率：2000W

数显恒温摇床摇瓶机SHA-A大容量水浴振荡器运速平稳，操作简便安全；内腔采用不锈钢制作，抗腐蚀性能良好；万能弹簧试瓶架特别适合做多种对比试验的生物样品的培养制备。