

供应双通道灌注抽取型注射泵

产品名称	供应双通道灌注抽取型注射泵
公司名称	保定齐力恒流泵有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:齐力恒流泵 型号:LSP02-1B
公司地址	河北省保定市高开区科技产业园
联系电话	86-0312-6776688/3332188 13833009579

产品详情

lsp02-1b双通道灌注/抽取型注射泵技术指标：

工作模式推拉模式：（灌注、抽取）

流量范围:0.831nl-150.5ml/min

执行单元量:2

通讯接口:rs485

行程分辨率：0.156 μ m

最大行程：140mm

线流速范围：5 μ m/min-65mm/min（流量=线速度x注射器内截面积）

显示参数设置：液量、流量或线速度

行程控制精度:误差 \pm 0.5%（行程 最大行程的30%时）

线速度调节分辨率:5 μ m/min

流量校正:通过校正程序获得更为精确的液量

额定线性推力: > 180n

注射器选择:内置主要厂家、型号

注射器供选择:运行参数设置分配液量、注射时间等

适用电源:ac 90v-260v

注射器自定义:可直接输入注射器内经

状态信号输出:2路oc门信号输出，用于指示启停和方向

状态控制信号输入：2路启停控制输入端，1路下降沿触发信号控制启停；1路ttl电平信号控制启停

工作环境：温度0 ~ 40 ，相对湿度 < 80%

外型尺寸(长 × 宽 × 高)：280x210x140 (mm)

驱动器重量：3.6kg

消耗功率：15w

lsp02-1b双通道灌注/抽取型注射泵的主要特点

微量注射泵lsp02-1b是一款双通道灌注/抽取型注射泵，主要在生物实验室使用，一体式结构。（能够装卡不同规格的注射器，进样器，lsp02-1b微量注射器适合高精度、小流量的液体传输。）

lsp02-1b注射器内经输入功能：可从列表中选择注射器或者直接输入注射器内经。

人机界面友好，大屏幕液晶显示，数码旋钮于薄膜按键配合使用，操作简便、快捷。

具有掉电记忆功能：1.eprom保存设置参数，重新上电后，无需重新设置。2.流量模式下运行时掉电，恢复上电后可根据设置参数继续运行或停止。

堵车保护功能：当工作过程中注射泵的推进机构被堵死，注射泵会停止推进机构的工作发出鸣笛警报。

采用rs485通讯总线可与上位机相连，通过后台软件进行控制。

外控接口：具备输入/输出控制功能。

液量校准功能：通过校准程序可得到更精确的流量。

使注射器保护功能：通过调整限位块位置，可以防止注射器受损。

Isp02-1b单通道灌注型注射泵的典型应用适用于生物实验室、电生理、化学、制药等诸多通用领域。