

经济型电子液体密度计MH-300G

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 经济型电子液体密度计MH-300G |
| 公司名称 | 北京中时维兴仪器设备经营中心 |
| 价格 | 1000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:中时维兴 型号:MH-300G |
| 公司地址 | 北京市丰台区大红门阳光左右间西侧甲6号1027 |
| 联系电话 | 010-80540391 15910585107 |

产品详情

经济型电子液体密度计MH-300G 范围0.01g-300g 精度0.001

应用于：化工溶液、添加剂、悬浮液、乳状液、分散液、同构型溶液、漱口水、药剂、等各种高黏度、悬浮液、乳化液、胶状液体的密度测试。

适用于：流动性液体、粘稠性液体、挥发性液体、腐蚀性液体、高温液体、悬浮性液体、乳化液体 酒精、助焊剂、香精、血液、氯化钠、甘油、电解液、柴油、制冷剂、氢氟酸、胶水、二氯甲烷...。化工溶液、现化能源、石油燃料、精细化工、化学试剂、化工学研究实验室等相似状态液体皆可测量。适应于品质管理、配方调制、成本控制、密度研究等领域的密度测量。

原理：根据GB/T13531、T5526、T5009、GB/T 611、GB/T11540、GB/T12206、GB/T5518规范。应用阿基米得原理的浮力法、水中置换法，快速读取液体密度

技术参数：

| | |
|------|------------------------|
| 型号 | MH-300G |
| 测量范围 | 0.01g-300g |
| 密度精度 | 0.001g/cm ³ |
| | |

| | |
|--------|-------------------------------|
| 浓度精度： | 0.1%-100.0% |
| 密度测量范围 | 0.001-99.999g/cm ³ |
| 测试时间 | 约5秒 |
| 显示值 | 密度 |
| 温度补偿 | 溶液温度可设定至0~100 |

- 特点：
1. 任何溶液皆可快速测量,操作一步到位，便于实现多次连续快速测试。
 2. 具有密度上、下限功能，可判定待测物的比重合格与否。设有蜂鸣器装置
 3. 取样方便，所测样品只需50CC,数字显示、测量精度高、操作简便、稳定耐用。
 4. 测量杯容易清洗，不受比重瓶口径小的限制，可重复使用。同时也可使用一次性测量杯。
 5. 自带蓄电池,配置防风罩,更适合现场测试.

液体测量步骤：

1. 把挂钩放在测量台,按-0-归零
2. 把标准砝码挂在挂钩上称量重量,稳定后按M键存储
3. 把连着挂钩的砝码放入待测液体中,稳定后按M键存储,显示密度值

标准附件： 50ml烧杯 液体测试台 标准砝码 挂勾 电源变压器一个 说明书一份