

长期销售饲料企业饲料厂检测化验仪器真空干燥箱

产品名称	长期销售饲料企业饲料厂检测化验仪器真空干燥箱
公司名称	元氏县永芳仪器化玻经营部
价格	93255.00/台
规格参数	品牌:北京 型号:ZKX-35A 数量:500台
公司地址	河北省石家庄市元氏县城嘉惠街
联系电话	86-0136-73183558 13673183558

产品详情

长期销售饲料企业饲料厂检测化验仪器真空干燥箱石家庄市元氏县永芳仪器化玻经营部长长期现货供应
化肥厂饲料厂食品厂SC化验室仪器设备真空干燥箱、电热恒温鼓风干燥箱、电热恒温微生物培养箱、超
净工作台网上搜索永芳仪器化玻浏览网站现货供应不锈钢高压灭菌器灭菌锅、水浴锅、电子分析天平、
马弗炉、色谱仪酸度计电导率仪、光度计糖度计盐度计、火花直读光谱仪液相色谱质谱联用仪、气相色
谱质谱联用仪系列产品质量优服务好。实验室仪器设备永芳仪器化玻供应真空干燥箱远销：呼和浩特鄂
尔多斯包头榆林、西安大同长治榆次铜川寿阳晋城运城、太原邯郸保定邢台张家口承德唐山、郑州成都
武汉桂林南宁昆明合肥南昌等地。永芳仪器化玻供应真空干燥箱广泛应用于生物化学，化工制药、医疗
卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域，作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌用。特
别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。

产品特点：

真空干燥可以轻松应用于热敏性物质；

对于不容易干燥的样品，粉末或其他颗粒状样品，使用真空干燥法可以有效缩短干燥时间；

各种构造复杂的机械部件或其他多孔样品经过清洗后使用真空干燥法，完全干燥后不留任状样品不会被
流动空气吹动或移动；

使用更安全在真空或惰性条件下，完全消除氧化物遇热发生事故的可能；

真空干燥箱与依靠空气循环的普通干燥相比，粉末丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。

性能特点：

采用国内首创流线圆弧型设计，外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑；

本机温控系统采用微电脑单片机技术，控温，定时，超温报警；

双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优越，触摸式按键设定调节参数；

温控传感器采用的是电容式原装进口部件；

采用进口电机及风叶；具有定时和计时功能；

内胆均为不锈钢材料制成；半圆形四角易清洁；

永芳仪器化玻现货销售高质量真空干燥箱系列产品箱门完全松紧可由用户任意调节，整体成形的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度；

本机工作室为长方体结构，真空干燥箱使有效容积达到最大，箱门采用钢化、防弹双层玻璃门，使观察工作室培养物品能让用户一目了然；

使用方法：

1、把需要干燥处理的物品放入真空干燥箱内，将箱门关上，并关闭放气阀，开启真空阀，接通真空泵电源开始抽气，使箱内真空度达到-0.1M Pa时，关闭真空阀，再关闭真空泵电源。

2、把真空干燥箱电源开关拨至“开”处，选择所需的设定温度，箱内温度开始上升，当箱内温度接近设定温度时，加热指示灯忽亮忽熄，反复多次，一般120min以内可进入恒温状态。

3、当所需工作温度较低时，可采用二次设定方法，如所需温度60℃，第一次可设定50℃，等温度过冲开始回落后，再第二次设定60℃。这样可降低甚至杜绝温度过冲现象，尽快进入恒温状态。

4、根据不同物品潮湿程度，选择不同的干燥时间，如干燥时间较长，真空度下降，需再次抽气恢复真空度，应先开启真空泵电源，再开启真空阀。

5、干燥结束后应先关闭干燥箱电源，开启放气阀，解除箱内真空状态，再打开箱门取出物品。（解除真空后，如密封圈与玻璃门吸紧变形不易立即打开箱门，经过一段时间后，等密封圈恢复原形后，才能方便开启箱门。）

永芳仪器化玻长期筹建煤炭化验室、钢铁化验室、化肥饲料食品检测分析化验室石家庄永芳仪器化玻以质量获得口碑，用服务赢得点赞。

质量好的实验室仪器设备那里找？上网搜索永芳仪器化玻都知道！！！！更多高端实验室仪器设备网上搜索永芳仪器化玻浏览网站。