

OMNIBeadRuptor24Elite均质器

产品名称	OMNIBeadRuptor24Elite均质器
公司名称	北京平利洋经贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:OMNI 型号:BeadRuptor24Elite
公司地址	北京市丰台区石榴园南里32号楼1层甲1、甲2
联系电话	13581963618

产品详情

OMNI Bead Ruptor24Elite多功能样品均质器匀浆仪是一款专门用于生物样品分子提取前的研磨，裂解和均质的研磨器（又可称：匀浆器、均质机、均质器、细胞破碎仪、组织研磨仪等），该样品研磨器一次能处理 24 个样品研磨，并在短短 40 秒内就完成研磨。优化研磨珠运动减少涡流，提高处理效率减少样品发热。

【详细说明】

OMNI BeadRuptor24Elite多功能样品均质器组织研磨器是一台集研磨、裂解、均质为一体的超级灵活、超级快速和超级高效的多功能样品均质器。它通过独创的45度高效三维高速运动，辅助研磨珠的敲打，达到对样品进行研磨、裂解、均质的目的。Bead Ruptor 24 Elite最大处理96个样品管的能力。 特点： 1. 独创的高效三维高速运动，辅助研磨珠撞击，优化研磨珠运动减少涡流，提高处理效率减少样品发热可有效均质动植物组织、细菌、真菌，以及孢子、毛发、骨骼、粪便、土壤等顽固样品，

提取DNA、RNA、蛋白、小分子药物等成分

2. 可同时最多处理24个2ml/1.5ml/0.5ml、12个7ml、3个15ml、6个30ml、3个50ml、96个0.1-1.2ml样品管（需选配适配器）
3. 可使用1.5ml、15ml、50ml普通尖底离心管，耗材开放
4. 均质速度大，处理时间短（40s以内），样品升温小
5. 单样品单管操作，不会出现交叉污染
6. 不仅省时省力，而且批间、批内差异更小
7. 抽提的蛋白比活更高，核酸片断更长
8. 前置式开盖，便捷装载样品
9. 运行结束后无需等待即可再次运行，提高了实验效率
10. 对样品温度要求极为苛刻的用户，有BR-Cryo冷却系统供选配

技术参数：1. 均质速度0.8 - 8m/s，0.15m/s可调 2. 单个样品处理体积范围0.1-50ml

3. 通过 设备上的Optimate软件可轻松直观的设定程序，每个程序最高可设10个循环
4. 主机16G内存，可存储100万个程序，通过USB接口可无限存储程序
5. 运行时间1s-9m59s，1s可调；暂停时间0-9m59s，1s可调
6. 螺纹压盖固定研磨管，紧固锁防止螺纹倒滑，使得样品放置更方便、快捷，安全，不会发生真空压盖因压力不够脱落的危险
7. 15ml、30ml、50ml适配器采用专利的顶珠固定技术，研磨管取放更快捷，运行更安全
8. 研磨管无需平衡，即插即用，运行稳定
9. 过温保护，开盖保护
10. 7英寸LCD彩色触摸大屏，实时显示程序进程、样品腔温度
11. 尺寸（L×W×H）：38.1×43.18×33cm
12. 重量：29Kg
13. 电源：100 – 230VAC / 50-60 Hz
14. 厂家通过ISO 9001：2008认证，产品通过CE认证

Cryo 24 多样品研磨珠均质仪冷却单元

?????	1L
???	?????/?????1:1?

?????

99.99%?? < 5ppm

?????

????????80 – 120psi

?????

???1L/5?

??/?????1:1???L/90?

??

?22.9 X ?29.2 X ?34.3???20.

??

7.26kg

