

供应自然粉末振实密度计

产品名称	供应自然粉末振实密度计
公司名称	厦门精凡科技有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	重量:5kg 型号:XF-20 振幅:1 – 30mm/可调
公司地址	厦门市同安区瑶江里151号201室
联系电话	0592-7360878 13306018891

产品详情

自然粉体振实密度测试仪符合ISO、GB多项标准、符合美国药典要求，操作达到最简化、振动频率可调、可装三种容积的刻度量筒、整机功耗低、长期工作稳定可靠。

符合ASTM B527、D4164、D4781、IDF 134、ISO 787-11、3953、8460、8967、9161、JIS K5101-12-2、Z 2512、GB/T5211.4、MPIF 46、USP<616>Part II、BSIB527、GB/T 21354、5162、14853、

GB/T 5162-2006/ISO3953:1993、GB/T 5162-2006/ISO3953:1993中的各项指标

粉体密度测试仪由可调速电机、振动组件、微电脑和微型打印机等部件组成。且仪器具有结构紧凑、牢固，操作简单等特点。广泛用于各种金属粉及其它稀有金属粉、合金粉或金属氧化物粉末，各种非金属粉；其它粉末：如土壤、染料、医药、农药、磨料、涂料、食品添加剂、催化剂、水泥、河流泥沙等的粉体振实密度测试。

技术原理资料:

装有粉末或颗粒的刻度量筒固定在机械振动装置上，振动电机带动机械振动装置垂直上下振动，装有粉或颗粒的刻度量筒随机械振动装置而发生有节拍的振动，随着振动次数的增加，刻度量筒里的粉末或颗粒逐渐振实，振动次数达到设定的次数后，机械振动装置停止振动，读出刻度量筒的体积，根据密度的定义：质量除以体积、从而求出振实后的粉末或颗粒密度

技术参数：

振幅：1 – 30mm /可调式

振数：15 - 280TAP/min 可调式

计数器：0 – 9999次指拨设定 自动断电

振动模式：Continue与Counter模式可选择

电源 AC 110/220 50/60Hz

计数侦测 光电感应

适用量筒mL 25、100、250ml量筒为标准品

操作步骤：

振实密度测试仪的振动模式有二种：Continue模式(一直振动直到电源关闭)或Counter模式(振动至设定次数即停止)，操作前请先选择。

Counter模式操作方式：

- 1、机台之速度调节钮转至O的位置后将本机与计次控制箱连结再插入指定电源。
- 2、调整高度量尺至预定充填高度，只需放松高度调整钮后旋转充填基座高低，即可将调整钮以工具锁紧。
- 3、将填充物放入量筒内，用固定环将量筒固定。
- 4、选择振动模式Counter。
- 5、设定计次键振动次数(0-999次)，打开电源键，旋转调速钮至适当转速，按一下启动键机台就会开始动作，此时振动次数会自动累计次数；当自动累计次数达到预先设定次数时，机台会自动切断电源停止充填。
- 6、再将电源关开一次重新启动，此时机台会重新动作，如要继续测量请重复上述动作。