穗兴 中试篮式 电动升降篮式研磨机 蓝式研磨机

产品名称	穗兴 中试篮式 电动升降篮式研磨机 蓝式研磨机
公司名称	上海穗兴机电发展有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	品牌:上海穗兴 驱动方式:电动 适用范围:化工
公司地址	上海市宝山工业园区金勺路1438号
联系电话	021-36551996 18917515952

产品详情

上海穗兴机电发展有限公司地址:上海宝山工业园区金勺路1438号经理:曹经理手机:13764195021电话:021-36551996、36551997、36551998网址:http://www.shsuixing.com/

LM-E型篮式研磨机,广泛应用于科研机构、工厂、院校等中试实验打 样验证、检验的机型。

技术参数特征描述图纸外形结构图 使用说明

- 1. 安装
- 1.1 设备安置环境:设备应安置在平稳、无震动、平整清洁的室内。 非防爆机型,要远离易燃易爆物体、气体。
- 1.2 氧化锆研磨珠的方法:从篮体上方加入研磨介质,为方便填加,可以用手转动主轴。填充量为: 0.15~0.25kg。

1.3 电源要求: 本机采用单向三线制, 电源插座规格为220V、10A三孔插座。

2.操作

- 2.1 先调节升降台高度(与研磨筒叠加后离密封面约10mm),将盛满物料研磨筒放在篮体下,慢慢上移,放入并调节升降台,手动锁紧卡箍,直至与密封盖紧闭。
- 2.2 接通电源和研磨筒冷却水:研磨筒冷却水接通后,方可启动研磨机。由低速开始逐渐增加转速,直至转速达到容器内的物料呈旋涡状流体。
- 2.3 为了延长机器的使用,正常的转速宜在1500~2000rpm之间,但可根据产品要求提高转速,最高转速为2830rpm。
- 2.4 正常工作时,篮体须侵入容器中,不得空转。工作时应将容器冷却水打开,并且将研磨筒冷却水出口阀门打开,以防水压破坏研磨筒。
- 2.5 操作时发现有异响,应即可停车检查,排除故障后开机。
- 3.维护
- 3.1 如长期停车不用,须切断电源,须将设备擦洗干净,存放于清洁处。
- 4、售后服务 (售后电话:021-66872809)
- 4.1 本产品按订货合同中的承诺免费保修。
- 4.2 本产品终身维修。超过合同承诺保修期的,将酌情收取维修费及配件费。