

穗兴 中试篮式 电动升降篮式研磨机 蓝式研磨机

产品名称	穗兴 中试篮式 电动升降篮式研磨机 蓝式研磨机
公司名称	上海穗兴机电发展有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	品牌:上海穗兴 驱动方式:电动 适用范围:化工
公司地址	上海市宝山工业园区金勺路1438号
联系电话	021-36551996 18917515952

产品详情

上海穗兴机电发展有限公司地址：上海宝山工业园区金勺路1438号经理：曹经理手机：13764195021电话：021-36551996、36551997、36551998网址：<http://www.shsuixing.com/>

LM-E型篮式研磨机，广泛应用于科研机构、工厂、院校等中试实验打样验证、检验的机型。

技术参数特征描述图纸外形结构图 使用说明

1. 安装

1.1 设备安置环境：设备应安置在平稳、无震动、平整清洁的室内。非防爆机型，要远离易燃易爆物体、气体。

1.2 氧化锆研磨珠的方法：从篮体上方加入研磨介质，为方便添加，可以用手转动主轴。填充量为：0.15 ~ 0.25kg。

1.3 电源要求：本机采用单向三线制，电源插座规格为220V、10A三孔插座。

2.操作

2.1 先调节升降台高度（与研磨筒叠加后离密封面约10mm），将盛满物料研磨筒放在篮体下,慢慢上移，放入并调节升降台，手动锁紧卡箍，直至与密封盖紧闭。

2.2 接通电源和研磨筒冷却水：研磨筒冷却水接通后，方可启动研磨机。由低速开始逐渐增加转速，直至转速达到容器内的物料呈旋涡状流体。

2.3 为了延长机器的使用，正常的转速宜在1500~2000rpm之间，但可根据产品要求提高转速，最高转速为2830rpm。

2.4 正常工作时，篮体须侵入容器中，不得空转。工作时应将容器冷却水打开，并且将研磨筒冷却水出口阀门打开，以防水压破坏研磨筒。

2.5 操作时发现异响,应即可停车检查,排除故障后开机。

3.维护

3.1 如长期停车不用,须切断电源,须将设备擦洗干净,存放于清洁处。

4、售后服务（售后电话：021-66872809）

4.1 本产品按订货合同中的承诺免费保修。

4.2 本产品终身维修。超过合同承诺保修期的，将酌情收取维修费及配件费。