

上海穗兴 实验室研磨机 实验室篮式研磨机

产品名称	上海穗兴 实验室研磨机 实验室篮式研磨机
公司名称	上海穗兴机电发展有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	品牌:上海穗兴 产品型号:SDM 驱动方式:电动
公司地址	上海市宝山工业园区金勺路1438号
联系电话	021-36551996 18917515952

产品详情

上海穗兴机电发展有限公司地址：上海宝山工业园区金勺路1438号经理：曹经理手机：13764195021电话：021-36551996、36551997、36551998网址：<http://www.shsuixing.com/>

YLM-L1型篮式研磨机，广泛应用于科研机构、工厂、院校等实验打样验证、检验的小机型。

技术参数 特征描述

集分散搅拌、研磨于一体，无须额外增加泵送。

研磨分散细度可达到3 μm左右，部分产品可达亚微米甚至纳米级。

密闭式结构设计，有效避免溶剂挥发。 研磨介质为氧化锆珠。 清洗、换色、换产品方便。

变频调速，手动升降，操作安全、方便。

非标性强，可定制符合产品特性的延伸机型，如研磨腔体可定制氧化锆材质、真空型等。

图纸 使用说明

1. 安装

1.1 设备安置环境：设备应安置在平稳、无震动、平整清洁的室内。非防爆机型，要远离易燃易爆物体、气体。

1.2 氧化锆研磨珠的方法：从篮体上方加入研磨介质，为方便添加，可以用手转动主轴。填充量为：0.15 ~ 0.25kg。

1.3 电源要求：本机采用单向三线制，电源插座规格为220V、10A三孔插座。

2. 操作

2.1 固定研磨筒：将盛满物料研磨筒放在篮体下，再将升降台放置在研磨筒下，转动升降台旋钮，使研磨筒升起，直至与密封盖紧闭。

2.2 接通电源和研磨筒冷却水：研磨筒冷却水接通后，方可启动研磨机。由低速开始逐渐增加转速，直至转速达到容器内的物料呈旋涡状流体。

2.3 为了延长机器的使用，正常的转速宜在1500 ~ 2000rpm之间，但可根据产品要求提高转速，最高转速为2880rpm。

2.4 正常工作时，篮体须侵入容器中，不得空转。工作时应将容器冷却水打开，并且将研磨筒冷却水出口阀门打开，以防水压破坏研磨筒。

2.5 操作时发现异响,应即可停车检查,排除故障后开机。

3. 维护

3.1 如长期停车不用,须切断电源,须将设备擦洗干净,存放于清洁处。

4. 售后服务（售后电话：021-66872809）

4.1 本产品按订货合同中的承诺免费保修。

4.2 本产品终身维修。超过合同承诺保修期的，将酌情收取维修费及配件费。

用途/应用领域

适用于涂料油墨、纳米材料、食品工业、农药化肥、生物医药、日化护理、塑料橡胶、电力电子、造纸

工业、印染助剂、石油化工等行业产品物料的分散、研磨。