

上海保玲生产厂家SF-20L双层玻璃反应器

产品名称	上海保玲生产厂家SF-20L双层玻璃反应器
公司名称	上海保玲仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	上海保玲:上海保玲 SF-20L:20L 上海:上海
公司地址	上海市青浦区金泽镇练西公路2850号1幢1层M区189室
联系电话	021-59228079

产品详情

玻璃反应釜技术：

- 1、由于玻璃反应釜采用的材料（GG17高硼硅玻璃）是拥有优良物料和化学性能。在变频调速的搅拌过程运转中会比较平稳，即使力矩大也不会产生火花。
- 2、另外，组件采用四氟密封，在市场同类产品中可保持较好的真空度（一般在-0.095mpa左右），保持在工作状态下的高精度密封。而且还有磨屑收集槽。
- 3、合金钢机械密封，聚四氟乙烯连接口，保持在工作状态下的高精度密封。
- 4、Pt100传感器探头，测温精度高，误差小，有效提高工作效率
- 5、聚四氟乙烯放料阀，可活动接口，出料彻底快捷。
- 6、玻璃反应釜夹层的制冷或加热溶液在反应完毕后，能彻底排积，不积液
- 7、整体不锈钢立柱移动式框架结构，六口反应釜盖，具回流、加液、测温等全套玻璃。
- 8、强扭力，无噪声。采用的日本技术交流齿轮减速电机
- 9、玻璃反应釜的双聚四氟乙烯搅拌桨，适用于低至高黏度液体的搅拌与混合。

玻璃反应釜保养须知：

- 1、用前仔细检查仪器，玻璃瓶是否有破损，各接口是否吻合，注意轻拿轻放。

- 2、用软布（可用餐巾纸替代）擦拭各接口，然后涂抹少许真空脂。（真空脂用后一定要盖好，防止灰砂进入。）
- 3、玻璃反应釜各接口不可拧得太紧，要定期松动活络，避免长期紧锁导致连接器咬死。
- 4、先开电源开关，然后让机器由慢到快运转，停机时要使机器处于停止状态，再关开关。
- 5、各处的聚四氟开关不能过力拧紧，容易损坏玻璃。
- 6、每次使用完毕必须用软布擦净留在机器表面的各种油迹，污渍，溶剂剩留，保持清洁。
- 7、停机后拧松各聚四氟开关，长期静止在工作状态会使聚四氟活塞变形。
- 8、定期对密封圈进行清洁，方法是：取下密封圈，检查轴上是否积有污垢，用软布擦干净，然后涂少许真空脂，重新装上即可，保持轴与密封圈滑润。
- 9、电气部分切不可进水，严禁受潮。
- 10、必须采购原厂正宗配件，随意使用其他配件对机器会造成致命的损害。
- 11、对玻璃反应釜做任何修理或检查时，一定要先切断电源，水源。