

防爆升降油浴锅 高温油浴锅 恒温水浴锅 水浴锅

产品名称	防爆升降油浴锅 高温油浴锅 恒温水浴锅 水浴锅
公司名称	上海保玲仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	上海保玲:上海保玲 上海:上海
公司地址	上海市青浦区金泽镇练西公路2850号1幢1层M区189室
联系电话	021-59228079

产品详情

防爆升降油浴锅 高温油浴锅 恒温水浴锅 水浴锅

防爆升降油浴锅 高温油浴锅 恒温水浴锅 水浴锅

防爆升降油浴锅 高温油浴锅 恒温水浴锅 水浴锅

注意事项

- 1.为了确保安全，使用时请接上地线。
- 2.严禁不加水、油干烧。
- 3.由于水箱（锅）内加热时，水温上下有温差，一定要待水温在稳定状态时测量。
- 4.加热管之间有一根传感器，切勿碰撞

HH-WO油浴锅维护方法

（1）使用时必须先加适量的洁净自来水于锅内，也可按需要的温度加入热水，以缩短加热时间。

（2）接通电源，选择温度。配备电子式恒温器时，将“温度旋钮”顺时针调节到所需要的温度，此时为加热状态，绿色指示灯亮。当加热到所需温度时，红色指示灯亮，此时为恒温状态。配备数显表头时，计数器最大位为十位数，按操作符号为增数，按操作符号为减数。红绿灯随体内温度的变化而转换。同样，绿灯是指示加热器工作，红灯为恒温。

使用该仪器须经过加热、恒温两次以上才能达到正确的温度精度（必须全部封盖、封圈后才能达到）。

- (3) 工作完毕，将温控旋钮、增减器置于最小值，切断电源。
- (4) 如果要锅内水温达100℃，作沸水蒸馏用时，可将调节旋钮调至终点。
- (5) 加水不可太多，以免沸腾时水量溢出锅外，
- (6) 锅内水量不可低于二分之一，不可使加热管露出水面。以免烧坏，造成漏水，漏电。
- (7) 该产品使用时必须将三眼插座有效接地线。

恒温水浴锅主要用于实验室中蒸馏，干燥，浓缩，及温渍化学药品或生物制品，也可用于恒温加热和其它温度试验，是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、化验室、分析室、教育科研的必备工具。

当被加热的物体要求受热均匀，温度不超过100℃时，可以用水浴加热。水浴锅通常用铜或铝制作，有多个重叠的圆圈，适于放置不同规格的器皿。注意不要把水浴锅烧干，也不要将水浴锅作沙盘使用。