

专业生产BJ-1型 智能崩解仪

产品名称	专业生产BJ-1型 智能崩解仪
公司名称	天津天光光学仪器有限公司
价格	2980.00/台
规格参数	类型:崩解仪 品牌:天光 型号:BJ-1
公司地址	中国 天津市河西区 天津市河西区洞庭路46号
联系电话	86 022 28155188 13803046590

产品详情

类型	崩解仪	品牌	天光
型号	BJ-1	测量范围	0~9小时可任意设定
外形尺寸	270 × 330 × 390 (mm)	适用范围	医药

简介

bj-1型崩解仪根据《中华人民共和国药典》中关于片剂崩解时限检测的有关规定而设计，完全符合《中国药典》，该仪器体积小巧，使用简单方便，采用了先进的集成电路设计，性能可靠。

技术指标

- 1.定时范围：0~9小时可任意设定
- 2.水浴温度：30~40 ° c可任意设定，恒温后精度 ± 0.5 ° c
- 3.吊篮往返频率：30~32次/分
- 4.吊篮升降距离：55 ± 0.5mm
- 5.筛网距杯底最小间距：25mm ± 2mm
- 6.筛网孔径：2mm(特殊可配0.425mm)

工作条件

- 1.电源：220v 50hz
- 2.环境温度：5-35 ° c
- 3.相对湿度：80%
- 4.整机功耗：150w

使用方法

- 1、拆去包装，将仪器平稳的放在工作台上。
- 2、将烧杯加入870~900ml规定液体，将水箱水加至红标志规定位置。
- 3、将吊篮杆旋入水浴箱体内，然后挂在支臂上。
- 4、将传感器插入吊篮孔内，然后接通仪器背面的插座。
- 5、打开仪器背面的开关，前面板窗口显示“1:00”，表示设定时间为1小时，如需要改变，按“ ”或“ ”来完成。（“转换”键用来转换定时和设定温度二种状态）。
- 6、按“转换”键，窗口显示“37.0”表示温度设定为“37 ° c”。如需改变，按“ ”或“ ”来完成。（“转换”键用来转换定时和设定温度二种状态）。
- 7、温度设定的范围从30~39.9 ° c，当温度设定后，前面板上的红色指示灯亮，表示加热盘开始加热，达到所设定的温度时，红色指示灯熄灭。（注意：如果传感器未插或断线，红色指示灯不亮，加热盘也不加热）。
- 8、第一次开机加热升温至设定温度时，虽然加热器停止加热，但余热仍会使烧杯内的液体温度略有冲高，这属正常现象。也可按下前面的方法克服这一现象。首先将温度设定在所需设定值的前2 ° c，比如要设37 ° c时，先设定在35 ° c上，待红等熄灭后再设到37 ° c。
- 9、温度恒定后，可进行实验，按“启动”键，电机开始工作，窗口显示“0:00”开始计时，如果中途暂时停止，可按“启动”键，窗口显示“p”，再按“启动”键，电机开始工作，窗口按上次计时基础上累计计时。