

全钢报警双瓶气瓶柜 实验室专用设备

产品名称	全钢报警双瓶气瓶柜 实验室专用设备
公司名称	优耐特斯工业设备（深圳）有限公司
价格	2150.00/台
规格参数	品牌:LEADLL 型号:LF-Q020 颜色:灰白色
公司地址	深圳市宝安区松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋1楼
联系电话	13691820213

产品详情

全钢报警双瓶气瓶柜 实验室专用设备：

实验室专用设备包括：通风柜（通风橱），实验室边台，中央操作台，pp药瓶柜，耐腐蚀酸碱柜，天平平台等。气瓶柜也属于实验室设备，在实验室中不乏有气瓶，有的是乙炔气瓶，有的是氧气气瓶，有的是氢气气瓶，有的则是氩气的。这么多的气瓶同时放在一起，如果发生泄漏，那么就很有可能会引起化学反应，从而引发安全隐患。气瓶柜就能够很好的处理这个问题！

全钢报警双瓶气瓶柜介绍；

产品名称：双瓶气瓶柜

产品规格：H1900*W900*D450 MM

产品容量：双瓶位

产品颜色：灰白色

是否带报警：是

是否送货上门：是

保修：质保一年（非人为情况下）

全钢报警双瓶气瓶柜产品特点：

1、柜体：采用1.0mm厚宝钢优质冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过环氧树脂静电喷涂，达到防酸碱

及防锈之效果；2、门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为防爆玻璃；3、PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动；4、固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒；5、踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸；6、拉手：采用嵌入式高强度拉手。7、报警器：可选择选用专用报警装置。报警装置可识别：可燃式气体如甲烷、乙炔、煤气等；8、声光报警系统：当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声，同时自动排风；9、自动排风系统：当柜内传感器检测到气体泄漏并报警的同时，顶部风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。

全钢报警双瓶气瓶柜参数：

气瓶柜分为普通型、自动报警型、智能防爆型。

框架：采用1.0mm厚宝钢冷轧钢板，折边焊接一次加工成形，表面经EPOXY喷涂处理。具耐腐、防火、防潮等特点。

柜体：门板采用1.0mm厚宝钢冷轧钢板。

侧板、背板：采用1.2mm厚宝钢冷轧钢板。门板装有可视窗口，可视窗口采用5mm厚钢化玻璃。

配件：DTC定位铰链；阳立牌调整脚。外排风系统，安全可靠。

全钢报警双瓶气瓶柜报警工作原理：

1，接通220V电源。

2，A、按下电源开关，电源指示灯亮，燃气报警系统接通电源，5分钟后处于检测状态。

B、如有气体泄漏，检测报警器开始报警，10秒钟后警灯发光，语音系统开始报话，风机启动排风。

C、时间定时器进入工作状态，每20分钟排风一次，每次排风2-5分钟。

1，如需强制排风，按下风机启动开关，风机开始排风。

2，在使用气瓶柜禁止断电。电压保证在170-240V之间，否则后果自负；在不使用时可以断电。

全钢报警双瓶气瓶柜使用方法：

1、将配带的三相线插入气瓶柜顶板右上角的电源接口上，将电源插头插入普通10A带电保护地线的电源插座上。

2、此时电源指示灯点亮，柜体电源已接通。把电源开关（红）拨到ON，此时工作指示灯点亮（绿），整机电源已接通。当接通电源5分钟后，漏气报警进入监视状态。

3、当气瓶柜内有气体泄露时（并达到监测浓度范围），柜内风机微型真空泵自动开启排风，同时警灯发出红色警示光，警笛报警。

4、本柜可微电脑定时自动排风，也可手动排风。需要时可直接开启手动排风开关，将开关拨到ON位置，同时，警示灯发光，指示风机在工作状态。