

不锈钢精细XA-1高速粉碎机

产品名称	不锈钢精细XA-1高速粉碎机
公司名称	常州高德仪器制造有限公司
价格	8.00/台
规格参数	品牌:高德仪器
公司地址	江苏常州金坛市金胜东路89号
联系电话	0519-82118628 15906146011

产品详情

不锈钢精细XA-1高速粉碎机用于工农业、厂矿、医药卫生,煤炭地质等科研单位。可以对各种植物、土壤、矿石(1.5m/m)、矿质物及各种粮食进行粉碎处理,粉碎室上盖装有透明观察窗可以直接观察粉碎物的粉碎效果。

不锈钢精细XA-1高速粉碎机打开上盖,将待粉碎的样品料样放进粉碎机缸体内盖上上盖。(2)接通电源,使电机正常转动,绞刀粉碎加工,加工时间视料样硬度不同而定。易碎,硬度小的样品,加工时间为30秒左右。特硬样品加工时间为90秒左右。(3)断开电源,待电机静止后,打开上盖,从缸体中倒出粉碎好的样品送检,每次粉碎时间最长不得超过三分钟。常州高德仪器制造有限公司是一家具有设计、生产、销售、服务于一体的科技型企业。努力做到尽善尽美,全过程、全方位、全心全意的为各界人士服务。

不锈钢精细XA-1高速粉碎机

??????????????

3????????????????????????????????????

4????????????????????????????????????3????????????2????????????

不锈钢精细XA-1高速粉碎机选用优质微型封闭自冷式结构电机,体积小,操作简便。安装和调试:(1)该机应装在坚固的工作台上。在干燥无强烈腐蚀性气体的环境中。(2)打开上盖,检查绞刀压紧螺母是否松开,如松开要压紧。(3)检查电源线是否断开,电源开关是否正常。

不锈钢精细XA-1高速粉碎机

装料粒度:小于20mm

- 2、装料重量：50 ~ 150g
- 3、出料粒度：50-100目
- 4、工作电源：220V 50HZ
- 5、转速：12000r/min
- 6、重量：2.5kg
- 7、容量:100毫升
- 8、刀片材料:不锈钢