

全自动氮吹仪biotage,氮气浓缩装置生产厂家

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 全自动氮吹仪biotage,氮气浓缩装置生产厂家 |
| 公司名称 | 安徽三木电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:那艾 型号:NAI-DCY-12Z 产地:上海 |
| 公司地址 | 望江县华阳镇雷池大道棉花大市场D10楼 |
| 联系电话 | 18955659722 18900566991 |

产品详情

安徽三木电子科技有限公司[上仪器网]网站 全国送货厂家直销!

品质保证! 电话: 021-5161-9676 企业QQ:28802-63190 联系人:石倩倩 手机: 1381-7081-849 [支持仪器批发,同行勿加] [请不要拿不责任同行相比,如有买到问题仪器,我们愿提供维护支持] 设备仪器属于精密设备 客户订单录系统 免费1年质量保质, 任何问题提供配件保养维护安徽三木精密专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售有集菌仪,无菌均质器,固相萃取仪,氮吹仪,脂肪测定仪,干式恒温器,消化炉,光化学反应仪,实验室微波炉等等。

产品说明 Product description

全自动氮气浓缩仪[全自动氮吹仪]NAI-DCY-12Z在大量的分析工作尤其是在环境污染物、食品安全分析领域中,为了获得痕量的目标组分,都需对备检样品进行预处理,其过程主要包括有样品提取(萃取)、浓缩、净化及再浓缩等基本步骤,其中如何快速无损的浓缩也是非常关键的一环。完成浓缩过程的常用装置包括旋转蒸发仪、浓缩器和氮气吹扫(简称氮吹仪)等,其中以氮吹浓缩最为简单,它不需要特别的装置设计,当样品数量不多或溶剂量较小时,采用该法十分方便。当同时需要浓缩大批量样品且溶剂量较多时,以上各浓缩装置就显得力不从心,浓缩过程显得费时、费力(需要看管,以防吹干)且开放式的氮吹装置对操作人员身体健康极为不利。

全自动氮吹仪是通过整合、优化现有技术优势,多样品全自动氮吹仪较好地解决了这些问题。该设备采用独特的浓缩方式大幅提高浓缩速率。同时,设备利用自带抽气风扇将蒸发之废气由排气管路定向排出,使得原本必须置于通风厨中的氮吹浓缩装置可安全的安装于一般实验平台上。不仅移动容易,节约实验室成本,而且最大限度地减轻了有毒有害溶剂对操作人员的伤害。是实验室必备的样品前处理装置。

应用范围 Application range

1.农残分析：蔬菜、水果、谷物、植物组织等

2.制药药检：中药制药和药检

3.环境分析：饮用水、地下水、污染水等

4.生物分析：血清、血浆、血液、尿液

5.商品检验：检验二*恶*因、克罗*夫特等

6.食品饮料：牛奶、酒、液体饮料

主要特征 Principal character

1、全自动氮吹仪【全自动氮气浓缩仪】NAI-DCY-12Z能同时自动浓缩单个或最多12个样品，毋需人工值守；全自动氮气浓缩仪采用多个光学传感器检测每个样品的浓缩过程，当蒸发浓缩至预设体积时，系统自动停止相应通道的氮气吹扫，并报警提示。整个浓缩过程无需人工看管；

2、特别的气流吹扫轨迹及缓冲设计：可加速溶剂蒸发浓缩、防止溶剂喷溅损失；

3、工作参数任意设置、控制和实时显示、氮吹压力、水浴温度和工作时间，均可按需要设置。

4、全自动氮吹仪气流压力稳定、恒定：仪器自带自动调压装置，气流压力可自动控制并保持恒定，不受工作通道（样品）突然开启、关闭或数量的影响；

5、样品无污染影响：所有气路及相关器件均采用经过验证的零污材料，避免样品受到来自仪器的污染；

6、操作简便、安全：灵活的工作参数设定、方便的样品置入/取出过程，简单易用；

7、全封闭设计以及仪器自带的强力排风系统配置，可有效避免水浴蒸汽和有机挥发组份对仪器及操作人员的影响。

技术参数 Technical parameter

1、设备型号：NAI-DCY-12Z；

2、样品数量：全自动浓缩处理1-12个样品；

3、浓缩瓶容积：50ml（可定制150ML）；浓缩瓶外径：50(内径45)x170mm

4、控制方式：用户可自行选用手动方式或智能方式控制吹扫终点；每一个工作通道均配有专门的光学传感器，自动、独立地检测终点，无需人工看管；

5、终点体积：可定容的体积分别为1.0mL、0.5mL或近干（~0.1mL，适当延长吹扫时间亦可将溶剂吹干），不同规格的浓缩瓶可以同时交叉使用；

6、水浴温度：室温~95（±0.5），仪器设有排水装置，极大地方便了用户更换加热用水；

- 7、全自动氮气浓缩仪氮吹时间：0-9999s；
- 8、气体压力：氮吹工作吹扫气压，0~0.1MPa（压力间隔变化为0.01MPa）；
- 9、外接氮气压力范围：0.2~0.8MPa；外接允许最大气压，1.0MPa；
- 10、气体消耗量：最大吹扫气压（0.1MPa）下，每通道约500mL/min（约17cfm）；
- 11、定容灵敏度：十级任意设定可调，保证不同颜色或透光度的溶剂的浓缩定容更为准确；
- 12、控制方式：用户可根据实际情况，自行选用手动方式或智能方式控制吹扫终点；
- 13、报警提示：仪器在开盖、浓缩完成、水浴水量或氮气压力不足时，均会自动蜂鸣提示；
- 14、密闭式结构设计及自带的强力排风系统可将有机挥发成份和水蒸气集体统一排出，避免了有机样品在实验操作空间的挥发扩散，极大地保障了操作人员的身体健康，并避免了对环境的污染；
- 15、电源：220V/60Hz；
- 16、仪器尺寸：650 × 450 × 308mm；
- 17、重量：20Kg

全自动氮吹仪，自动氮气浓缩仪|全自动氮吹浓缩仪装置|自动氮空吹扫浓缩仪|有机样品浓缩仪厂家价格