

微生物限度检查仪器,纯化水微生物限度检查

产品名称	微生物限度检查仪器,纯化水微生物限度检查
公司名称	安徽三木电子科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:那艾 型号:NAI-XDY-Z 产地:上海
公司地址	望江县华阳镇雷池大道棉花大市场D10楼
联系电话	18955659722 18900566991

产品详情

安徽三木电子科技有限公司[上仪器网]网站 全国送货厂家直销!

品质保证! 电话: 021-5161-9676 企业QQ:28802-63190 联系人:石倩倩 手机: 1381-7081-849

实验仪器非电子产品,使用效率和售后服务最重要。我们同品质比价格,同价格比效率,同效率比售后。

设备仪器属于精密设备 客户订单录系统 免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护安徽三木精密专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售有集菌仪,无菌均质器,固相萃取仪,氮吹仪,脂肪测定仪,干式恒温器,消化炉,光化学反应仪,实验室微波炉等等。

产品说明 Product description

微生物限度检查仪(微生物限度过滤系统)NAI-XDY-Z是NAI-XDY-P改进型,区别在于NAI-XDY-Z采用英国进口品牌的隔膜泵,不需要抽滤瓶,液体直接通过隔膜泵排除,减少了抽滤瓶使用上的繁琐,避免了连接不好造成抽滤速度慢,不占用操作空间。微生物限度检查仪是上海那艾依据药典相关规定设计制造的微生物限度检测专用设备,该产品体积小,使用便捷,内置高性能隔膜泵,直接排液,无需抽滤瓶,并可通过不同泵头配合专用的滤杯或限度培养器,形成完整的薄膜过滤装置。检测时将供试液通过薄膜过滤,将供试液内的微生物截留在滤膜上,然后培养形成肉眼可见的菌落并进行计数,以检测供试品内的含菌量。微生物限度检测仪特别适用于纯化水和注射用水的微生物限度检测,也可以用于其他样品的微生物负载检测。

微生物限度检查仪工作原理:将供试品注入微生物限度培养器内,通过检测仪自带内置真空泵负压抽滤,将供试品中微生物截留在滤膜上,用取膜器取出滤膜,转移至配置好的固体培养基上,

菌面朝上，平贴。盖上盖子形成封闭的培养盒，置于相应的恒温培养箱内培养并计数。

应用范围 Application range

- 1.制药：纯化水、注射用水、原料药及口服液、片剂、生物制品及制剂的微生物限度检查；
- 2.疾控：空调冷凝水、生活饮用水等水质的细菌总数检查，致病菌检测；
- 3.食品：饮料、矿泉水、纯净水的菌落总数检查；
- 4.化工：各种需测试微生物的水样检测。

主要特征 Principal character

1.人性化、智能化设计，采用触摸按键式控制，操作方便，体现了人性化，专业化。2.一次性微生物限度过滤器采用环氧乙烷灭菌，操作方便，不用清洗和消毒。3.独特的取膜装置，方便取膜，保护膜的完整性。4.一台主机三个滤头，可同时抽滤三张滤膜，大大提高了工作效率。5.二合一功能，不但是做微生物限度检查的首选，还可当独立真空泵使用，增加了仪器的使用范围，减少了用户的成本。6.增设电子万年历，方便操作人员把握时间。7.每个滤头采用独立控制的方式，方便操作人员灵活使用。8.一体化超小型设计，减小了对层流台操作空间的占用。9.无油真空泵设计，噪音低。10.仪器表面经镜面处理，便于清洁和消毒。

技术参数 Technical parameter

- 1.型号：NAI-XDY-Z
- 2.电源：AC 220V/50Hz
- 3.功率：65W
- 4.噪声：65bd（负载状态）
- 5.真空度：60kpa
- 6.流量：300ml/min（纯水）
- 7.工作类型：连续工作
- 8.过滤器：三联
- 9.材料：L304不锈钢
- 10.重量：7.6kg
- 11.外形尺寸：34*24*15cm