

无菌微生物表面接触碟55mm

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 无菌微生物表面接触碟55mm |
| 公司名称 | 许昌海康莱悦试验设备有限公司 |
| 价格 | 6.00/套 |
| 规格参数 | 海康莱悦:8 |
| 公司地址 | 许昌市将官池村4组298号 |
| 联系电话 | 0374-7051232 13303748551 |

产品详情

触碟法：用于设备、车间、人员、包装材料等表面微生物的测定。取代棉签擦拭法，减少取样步骤，确保取样的准确性和安全性。培养基有效表面积为25cm²，符合新版GMP标准所规定的取样要求。取样时，确保全部琼脂表面与取样点表面充分接触。取样后，需用蘸有70%乙醇的纱布擦拭被取样表面，以除去残留琼脂。将取样后并做好标记的接触碟置于培养箱中培养，读数，记录。

缺点：不适用与非常规表面，若培养基太湿润，菌落会连片生长导致不易计数。特点：
1. 湿热灭菌，可以重复使用。 2. 透光率好，摔不烂。（材质：俗称金属玻璃）
3. 密闭性好，培养5-7天，培养基不会干裂。 4. 内径56.6mm，培养基有效表面积为25cm²，符合新版GMP表面微生物取样的要求。