

陆恒COD氨氮检测仪水质分析仪

产品名称	陆恒COD氨氮检测仪水质分析仪
公司名称	杭州晨诺生物技术有限公司
价格	9800.00/套
规格参数	品牌:陆恒生物 型号:LH-C2 产地:浙江杭州
公司地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路16号3幢403-5
联系电话	0571-85908625 13738125086

产品详情

本仪器采用快速消解分光光度法，专用于测定水样中的COD浓度。仪器体积小、重量轻、便于携带，适合野外和现场使用，具有下列显著特点：

无可动部件，灵敏度高，动态线性范围宽；

样品和试剂用量少，分析速度快；

电池供电，耗电量低，具有自动关机功能；

携带方便。

仪器测定(COD)

测前须知：

手拿试管时需拿头部，试管放入检测仓前须用擦镜布擦净试管表面。

测定步骤：

1.取2ml纯净水和2ml待测溶液分别加入不同的COD试剂管中，拧紧盖子，缓慢摇匀试剂管内的溶液，将试剂管放入消解仪中，在165℃下消解20分钟。（危险：试剂管中含有浓硫酸，操作是请佩戴手套，如不慎接触到皮肤，请立即用大量清水清洗。）

2.消解完成后，将试剂管取出放在试管架上冷却至80℃一下。（警告：消解仪和试剂管温度较高，操作时注意不要烫伤。）

3.再次摇匀试剂管中液体。

4.将试剂管放在试管架上继续冷却至室温，此时禁止摇晃试剂管。

5.按“开关”键开机，屏幕中间显示“idLE”表示开机完成，仪器处于待机状态。

6.打开检测仓盖，确保调零水样试管表面干净，把其放入到检测仓，盖上仓盖，按“调零”键，屏幕中间显示“0”时表示调零完成。

7.打开仓盖，取出调零水样，放入待测水样，盖上仓盖。8.按“读数”键，屏幕中间显示的数字表示水样的检测值。（单位：mg/L）

9.测试结束后，短按“开关”键关闭仪器。