

深圳磷酸铁水分仪

产品名称	深圳磷酸铁水分仪
公司名称	深圳市冠亚水分仪仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:冠亚 型号:SFY 产地:深圳
公司地址	深圳市南山区科技园科技中一路创业印章大厦西 二层201
联系电话	0755-26544200 13662626376

产品详情

深圳磷酸铁水分仪使用方法

- 1.仪器开机，备好样品
- 2.取样到仪器，仪器自动显示重量
- 3.按“测试”按键，仪器自动工作
- 4.测试完毕，自动结束

深圳磷酸铁水分仪注意事项

在测定水分过程中，一定要避免震动，加热筒下端缺口不能迎风摆放。

测定样品在称量盘中堆积一定要平整，堆积面积尽量布满称盘底面,堆积厚度应尽量薄，利于水分完全蒸发。

在测定水分过程中，不能用手去摸加热筒，严禁敲击或直接振动工作台面。

由于该仪器是引进进口称重系统，精密怕重压，冲击，因而在每次取，放称量盘时尽量利用托架；

若用手进行取，放称量盘应轻取，轻放。（需带上保护措施，避免将手烫伤）

测定完成后，马上取下称量盘必须用托架，以免烫手。托架在放入仪器中不应碰到称重支架与称量盘

。

测定后须待称量盘完全冷却后，再放入下一个试样。

每次测定前，仪器重量显示必须为零。

测定完成后，待称量盘完全冷却后再进行清理。

每次测定间隔时间必须大于5分钟

深圳磷酸铁水分仪售后服务

产品保修一年，在保修期内，无论何种零件损坏，都由我方无偿提供，并免费服务

终身跟踪服务，凡超过一年保修期的设备，对损坏零件的更换，仅收取零件的成本费，实行免费服务

。

用户在使用过程中，如遇到的各种操作及技术故障问题，可随时通过电话、传真或E-mail等形式及时与我公司取得联系，我们的工作人员将以热情、周到的服务给您解答！

深圳磷酸铁水分仪