

全钢气瓶柜 双气瓶 三气瓶 单气瓶-防爆柜

产品名称	全钢气瓶柜 双气瓶 三气瓶 单气瓶-防爆柜
公司名称	信凯（北京）科技有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	单气瓶:600*450*1800 双气瓶:900*450*1800 三气瓶:1200*450*1800
公司地址	北京市顺义区林河经济开发区顺仁路53号1幢662室
联系电话	010-89444403 13521155222

产品详情

用于提高局部的排气通风，保护钢瓶(气瓶)不受柜子外面火灾以及保护周围物免受内部火灾的金属容器。

用于提高局部的排气通风，保护钢瓶(气瓶)不受柜子外面火灾以及保护周围物免受内部火灾的金属容器。

气瓶柜内部有吹洗系统，报警器和排气孔，通常有一瓶位、二瓶位和三瓶位。

全钢单气瓶柜	600*450*1800	台	不带报警
全钢单气瓶柜	600*450*1800	台	带报警（可燃气体如天然气，液化气，甲烷，人工煤气，氢气）
全钢双气瓶柜	900*450*1800	台	不带报警
全钢双气瓶柜	900*450*1800	台	带报警（可燃气体如天然气，液化气，甲烷，人工煤气，氢气）
全钢三气瓶柜	1200*450*1800	台	不带报警
全钢三气瓶柜	1200*450*1800	台	带报警（可燃气体如天然气，液化气，甲烷，人工煤气，氢气）

主营产品：

实验室装备：全木实验台、钢木实验台、全钢实验台、PP实验台、学校实验操作台、试剂架、操作台、仪器台、高温台、桌面排风罩、天平台、办公家具、理化实验室设备。

实验柜体：无管净气型通风柜、无管净器型药品柜、全钢通风柜、PP通风柜、气瓶柜、器皿柜、样本柜、药品柜、仪器柜、更衣柜、

工程服务：工程规划设计、实验室整体集成系统、多媒体教室施工、办公室装修、门禁考勤系统、安防工程施工

信凯（北京）科技有限公司

电话：010-89444403

传真：010-89498338-806

手机：13521155222

QQ: 1518326668

Email：1518326668@qq.com

1、小时键:小时键用来调节小时数字，当按下小时键时，时间显示器开始闪烁，这时表示小时开始进入设定状态，按住小时键，显示器小时设定从零到二十四可做任意调节设定。

2、分钟键:分钟键用来调节分钟数字，在显示器闪烁的情况下当按下分钟键时，时间显示器开始闪烁，这时表示分钟开始进入设定状态，按住分钟键，显示器分钟设定从零到五十九可做任意调节设定。

3、功能键:功能键主要可做三种设定。1、是报警时风扇开启时间的设定。(0-59分钟)

2、定时每天开启风扇的运行时间设定(0-59分钟)。

. 自动报警排风时间设定

当按一下功能键时，时间显示器小时部分为1时，进入报警时风扇设定状态，此时可通过分钟键对风扇运行时间进行设定(0-59分钟)任意设定。

. 每日自动排风时间设定

当再按一下功能键时，时间显示器小时部分显示为2时，进入每天定时开启风扇运行时间调节状态，此时可通过分钟键对风扇运行时间进行设定(0-59分钟任意设定)。

. 强制排风设定

当按住定时键5-6秒钟，风扇自动开启。自动30分钟后关闭此为风扇强制执行功能。

4、定时键:定时键是为设定风扇每天开启时间。

当按下定时键时，时间显示器开始闪烁，定时指示灯开启，此时可通过小时与分钟键来设定每天风扇运行时间。再次按下定时键时，定时指示灯熄灭，定时功能解除。

5、消警键:当设备出现警情时用来消除报警键

当设备出现警情时,按任何按键都可用来做为消除警报按键,警报声停止.但风扇继续运行.运行时间为用户自设时间为准.