

那艾水质硫化物酸化吹气仪,硫化物酸化吹气装置厂家

产品名称	那艾水质硫化物酸化吹气仪,硫化物酸化吹气装置厂家
公司名称	望江嘉嘉赢电子产品有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:那艾仪器 型号:NAI-DCY-LHW 产地:上海
公司地址	望江县华阳镇雷池大道棉花大市场C1楼2区段AC3幢1单元1楼101、102室
联系电话	0556-5601030 18900560103

产品详情

望江嘉嘉赢精密实验仪器设备[上仪器网]网站 全国送货厂家直销! 品质保证!网站:www.nai17.com
电话:021-5161-9676 手机:138-1708-1849企业QQ:28802-63190 客服QQ:5935-86493[支持仪器批发,同行勿加] 实验仪器非电子产品,使用效率和售后服务最重要。我们同品质比价格,同价格比效率,同效率比售后。设备仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护望江嘉嘉赢精密专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售有集菌仪,无菌均质器,固相萃取仪,氮吹仪,脂肪测定仪,干式恒温器,消化炉,光化学反应仪,实验室微波炉等等。

产品说明 Product description

水质硫化物-酸化吹气仪NAI-DCY-LHW是我公司根据国家标准:水质硫化物的测定--亚甲基蓝分光光度法(碘量法)GB T 16489-1996标准开发生产的。完全满足样品前处理的需要。适用于地面水、地下水、生活污水和工业废水中硫化物的测定。该酸化吹气仪具有容易控制、操作简便、快捷等特点。该仪器是由恒温水浴、温控仪、气体分配、样品架、升降系统、气体流量调节阀、转子流量计等组成。

主要特征 Principal character

- 1、采用恒温水浴加热方式,加热均匀
- 2、手动控制样品架和配气系统的升降

- 3、旋转样品架，正面安装样品，操作简单
- 4、每个样品的氮气流量独立控制调节或关闭
- 5、针阀气体流量计准确控制和显示气体总消耗量

技术参数 Technical parameter

- 1、型号：NAI-DCY-LHW
- 2、样品数：4个
- 3、气体流量计：0-3L/min
- 4、加热方式：自动控温恒温水浴
- 5、加热功率：1000W
- 6、温度范围：室温—99.9
- 7、显示方式：数字显示
- 8、控温精度：±1
- 9、外形尺寸：530×390×620mm

注意事项 Application range

- 1、水质硫化物--酸化吹气仪使用AC220V，50HZ电源，并有良好接地。
- 2、该仪器内部有电加热元件，仪器请远离易燃易爆物品。
- 3、请在通风的环境中使用。
- 4、如该酸化吹气仪的散热风扇故障请勿使用。
- 5、打开电源前，须确认水浴锅内已经倒入蒸馏水、纯水、离子水。干烧会损坏加热元件。
- 6、氮吹仪停用时请将样品架停在中间的任意位置，不要将样品架停在低位或高位的自动停止位置。