

酒后驾车血液酒精检测仪JK-GC-100

产品名称	酒后驾车血液酒精检测仪JK-GC-100
公司名称	北京迈亿科贸有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	
公司地址	北京市通州区潞苑南大街1093号127室
联系电话	01057166582 15600034780

产品详情

酒后驾车血液酒精检测仪JK-GC-100

酒精检验标准的执行者，公安执法的利器JK-GC-100型现场酒后驾车血液酒精检测仪适用于道路交通执法活动中，对酒后驾车人员血液中酒精、正丙醇的定性和定量分析，该仪器完全符合国家公安部2009年发布的《血液酒精含量的检验方法》行业标准（GA/T842-2009），并参照国家质量监督检验检疫总局发布的《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》国家标准（GB19522-2004）进行评判。方便、快捷、便携的现场检测“专家”，酒后驾车者的“克星”JK-GC-100型现场酒后驾车血液酒精检测仪是根据交警司法部门查禁酒后驾车第一线的检测需要。该仪器采用先进的微型气相色谱原理，拥有多项自主核心技术，整机一体化设计，体积小紧凑，自动化程度高，操作简便且软件界面友好，仅需通过一次进样，专用软件便可自动获取酒精含量的检测数据，分析时间小于5min，非常适合车载和现场检测，是全国各地基层交警司法部门针对血液酒精含量进行快速准确和自动检测的理想专用仪器。数据处理界面仪器控制界面主要技术指标：填充色谱柱：GDX-102(2m*3m)或5%Carbowax-20M/carbopack(2m*3m)检测器：火焰离子化检测器（FID）色谱分析时间：<5min血液中乙醇检出限：<1mg/100ml仪器重量：<20kg主要特点：1.采用先进的顶空进样微型气相色谱技术，符合行业及国家标准。2.针对血液中酒精进行快速自动检测，分析时间小于5分钟。3.可靠性高，体积小，重量轻，便于携带，满足车载及现场实时检测的要求。4.自动化程度高，做到从进样到数据分析的全自动处理。5.外加PC机或笔记本电脑实现仪器控制和操作，中文操作系统，全图形界面，使用方便简单，可现场打印检测报告。6.提供全面的系统解决方案，从顶空进样器、气体发生器、标样、注射针等前处理设备及配件配套齐全，解决用户的后顾之忧。

血液中酒精检测色谱仪配置清单

序号	产品名称	型号/规格	单位	数量
1	血液酒精检测仪	JK-GC-100（单进样口+FID检测器，	台	1

内部自带气体发生器
)

2	分析填充柱	GDX-102(2m*3mm)	根	1
3	笔记本电脑		台	1
4	顶空进样器		台	1
5	顶空进样瓶	包括铝帽和密封垫	套	1
6	注射器	10ml	根	1
7	容量瓶	25ml、50ml、100ml	个	若干
8	单标移液管	1ml、2ml、3ml、5ml 、10ml	根	若干
9	乙醇标品	> 99.99%	瓶	1
10	正丙醇标品	> 99.99%	瓶	1
11	叔丁醇标品	> 99.99%	瓶	1
12	蒸馏水			