

全自动生物质量热仪报价—全自动生物质量热仪品牌

产品名称	全自动生物质量热仪报价—全自动生物质量热仪品牌
公司名称	鹤壁市山城区英特仪器仪表厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:鹤壁英特仪器仪表厂 型号:ZDHW-9000W 精度:正负5卡以内
公司地址	鹤壁市山城区长风路元泉村
联系电话	86-03922700039 13839234904

产品详情

全自动生物质量热仪报价—全自动生物质量热仪品牌

主推品牌厂家《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询：138.3923.4904 各种木屑颗粒热值化验仪器，检测颗粒大卡的设备，生物颗粒发热量检测仪，化验锯末颗粒量热仪，生物质量热仪型号，测试生物质的量热仪，生物质热量测量仪器，化验生物质量热仪，全自动生物质颗粒量热仪，全面支持GB/T、ISO、ASTM测量标准，满足国内外不同用户的需求。

全自动生物质量热仪报价—全自动生物质量热仪品牌维护：

每天试验结束后，应经常进行下述检查和维修，可使仪器经常保持良好的工作状态而且能延长使用寿命。

1. 氧弹：除试验后对氧弹进行清洗和干燥外，对以下几点也应该注意和检查：

氧弹只能用手拧动，当手感到有阻力即应停止，切忌用工具硬拧。每天试验完毕后，应进行一次清洗。

弹帽和阀座，用完后应冲洗干净并擦干。

弹杯冲洗干净，擦洗螺纹，并检查弹杯上部有否机械损伤，注意不许将弹杯倒置。

检查密封圈有否磨损和燃烧时的损伤，如密封不严有漏气现象，则应更换。

检查绝缘垫和绝缘套是否良好，有无破损，可定期作绝缘性能检查。

定期对氧弹进行20.0Mpa水压试验，每次水压试验后，氧弹的使用时间不得超过2年。

全自动生物质热仪报价—全自动生物质热仪品牌专利特点：

外套水筒：如不连续做试验，需将筒中的水放掉，保持内部清洁干净，不要使脏物掉入筒内

不锈钢真空内桶。搅拌系统采用德国原装进口电机。

测试速度快，测试周期 8min(快速法) 15min (

热容量稳定性 < 0.2%精密度 < 0.1%温度分辨率0.0001K

该产品即使在严酷环境下运行亦具有很好的性能和可靠度。

结构紧凑，造型美观，安装、维护简便，故障率低。

体积小巧，大量使用模具制造，精密度高。发热量测试的重复性和再现性优于国标GB/T384的要求。

化程度高、自动利用内置定容器内桶水量，自动控制仪器内外桶水温温差，自动完成试验全过程。

数据处理功能丰富，用户能方便查询历史试验数据、当天数据、平行样数据等。

近年来，国内外能源、电力供求日趋紧张，作为可再生能源的生物质能越来越凸显出其必要性。生物质成型燃料成型技术即是通过粉碎、干燥、机械加压等过程，将松散、细碎的桔杆、农业废弃物压成结构紧密颗粒状燃料，其能量密度较加工前要大十倍左右，是一种新时代的适用于工业锅炉的新洁净能源。生物质成型燃料燃料可以看作一种绿色煤炭，是一种新型洁净能源。