

那艾球形脂肪抽出器,500ml索氏萃取器价格

产品名称	那艾球形脂肪抽出器,500ml索氏萃取器价格
公司名称	望江嘉嘉赢电子产品有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:那艾仪器 型号:NAI-CCQ-150S 产地:上海
公司地址	望江县华阳镇雷池大道棉花大市场C1楼2区段AC3幢1单元1楼101、102室
联系电话	0556-5601030 18900560103

产品详情

望江嘉嘉赢精密实验仪器设备[上仪器网]网站 全国送货厂家直销! 品质保证!网站:www.nai17.com
电话:021-5161-9676 手机 : 138-1708-1849企业QQ:28802-63190 客服QQ:5935-86493[支持仪器批发,同行勿加] 实验仪器非电子产品,使用效率和售后服务最重要。我们同品质比价格,同价格比效率,同效率比售后。设备仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护望江嘉嘉赢精密专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售有集菌仪,无菌均质器,固相萃取仪,氮吹仪,脂肪测定仪,干式恒温器,消化炉,光化学反应仪,实验室微波炉等等。

NAI-CCQ-150S,250S,500S 主要是针对单一实验 ;

产品说明 Product description <http://www.21food.cn/offerdetail/6197390.html>

蛇形脂肪抽出器NAI-CCQ-150S是由提取瓶、提取管、冷凝器三部分组成的,提取管两侧分别有虹吸管和连接管,各部分连接处要严密不能漏气。从固体物质中萃取化合物的一种方法是,用溶剂将固体长期浸润而将所需要的物质浸出来,即长期浸出法。此法花费时间长。溶剂用量大、效率不高。

应用范围 Application range <https://www.bmlink.com/naai17/supply-10783871.html>

制药业 实验室, 农业

主要特征 Principal character

蛇形脂肪抽出器NAI-CCQ-150S是利用溶剂回流及虹吸原理，使固体物质连续不断地被纯溶剂萃取，既节约溶剂萃取效率又高。萃取前先将固体物质研碎，以增加固液接触的面积。然后，将固体物质放在滤纸套内，置于提取器中，提取器的下端与盛有溶剂的圆底烧瓶相连，上面接回流冷凝管。加热圆底烧瓶，使溶剂沸腾，蒸气通过提取器的支管上升，被冷凝后滴入提取器中，溶剂和固体接触进行萃取，当溶剂面超过虹吸管的zui高处时，含有萃取物的溶剂虹吸回烧瓶，因而萃取出一部分物质，使固体物质不断为纯的溶剂所萃取、将萃取出的物质富集在烧瓶中。液固萃取是利用溶剂对固体混合物中所需成分的溶解度大,对杂质的溶解度小来达到提取分离的目的。

技术参数 Technical parameter

型号	部件名称	规格	数量	价格
NAI-CCQ-150S	蛇形脂肪抽出器	蛇形冷凝管，提取管	各1个	电议
		，提取瓶150ml		
	电加热保温套	150ml（可选水浴）	1个	
	铁架台(带不锈钢杆)	中号	1个	
	夹子/烧瓶夹	中号	2个	
NAI-CCQ-250S	蛇形脂肪抽出器	蛇形冷凝管，提取管	各1个	电议
		，提取瓶250ml		
	电加热保温套	250ml（可选水浴）	1个	
	铁架台(带不锈钢杆)	中号	1个	
	夹子/烧瓶夹	中号	2个	
NAI-CCQ-500S	蛇形脂肪抽出器	蛇形冷凝管，提取管	各1个	电议
		，提取瓶500ml		
	电加热保温套	500ml（可选水浴）	1个	
	铁架台(带不锈钢杆)	中号	1个	
	夹子/烧瓶夹	中号	2个	
	十字夹	大号	2个	

蛇形脂肪抽出器|球形脂肪抽出器|改良式脂肪抽出器|索氏提取器厂家价格