

NAI便携式样品浓缩仪厂家,有机样品浓缩仪价格

产品名称	NAI便携式样品浓缩仪厂家,有机样品浓缩仪价格
公司名称	望江嘉嘉赢电子产品有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:那艾仪器 型号:NAI-BNS-12 产地:上海
公司地址	望江县华阳镇雷池大道棉花大市场C1楼2区段AC3幢1单元1楼101、102室
联系电话	0556-5601030 18900560103

产品详情

望江嘉嘉赢精密实验仪器设备[上仪器网]网站 全国送货厂家直销! 品质保证!

网站:www.nai17.com 电话:021-5161-9676 电话 : 138-1708-1849 QQ : 28802-63190企业QQ:28802-63199 客服QQ:5935-86493[支持仪器批发,同行勿加] 实验仪器非电子产品,使用效率和售后服务*重要。我们同品质比价格,同价格比效率,同效率比售后。设备仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费3年质量保质,任何问题提供配件保养维护上海那艾精密专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售有集菌仪,无菌均质器,固相萃取仪,氮吹仪,脂肪测定仪,干式恒温器,消化炉,光化学反应仪,实验室微波炉等等。

产品说明 Product description <https://detail.1688.com/offer/539835701750.html>

便携式样品浓缩仪NAI-BNS-12该产品配备数显表头,带温度设计功能和辅助加热功能,并自带空气气源,优质SUS304不锈钢做气腔,制作精致,体积小巧携带方便,具有加热温度均匀,噪音低,出风量大,短时间内能使样品快速浓缩的特点,适合任意环境下样品的迅速浓缩。

实验过程 Principal character

1. 打开便携式手提箱，检查仪器是否完好，接上电源。
2. 调节支架的高度，以不接触到加样液面（1cm）为宜。
3. 根据电子元件说明书设置温度，然后打开加热开关。
4. 待温度升至设定温度后，移开支架，将装有待浓缩溶液的试管放入样品室，调节鼓风管的位置高于试管液面1cm左右。
5. 打开空气气源开关，按下吹风按钮。
6. 样品浓缩完成后，依次关闭加热开关和吹风开关，取走试管。
7. 待样品室温度降至室温后，将仪器还原至使用状态。

技术参数 Technical parameter

- 1、样品孔数：12孔
- 2、直径：16.5mm
- 3、孔深：56mm
- 4、气源：空气气源
- 5、加热方式：干浴
- 6、温度误差： ± 0.3
- 7、加热范围：室温- 100
- 8、流量：0 - 36L / min（可调节）
- 9、最大功率：200W
- 10、尺寸：260*190*240mm
- 11、安全性：对有机溶剂本质安全