

# 常州国立THZ-82B气浴摇床

产品名称	常州国立THZ-82B气浴摇床
公司名称	常州市国立试验设备研究所
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:国立 类型:实验室专用设备 型号:THZ-82B
公司地址	中国 江苏 金坛市 金坛华城中路83号
联系电话	86 0519 82304444 051982314444

## 产品详情

品牌 国立 类型 实验室专用设备  
型号 THZ-82B

### 适用范围：

该产品适用于环境保护、医疗、卫生防疫、药检、动植物学、食品工程等科研、生产部门。是水体分析的bod测定、微生物的培养保存、植物栽培、育种试验的带振荡的专用恒温设备

### 主要技术参数：

工作室尺寸：700 × 600 × 420mm

温度范围：rt+5 ~ 50 ,控温精度： ± 1

振荡频率：0 ~ 300r/min

振荡方式：回旋、往复任选，振幅：30mm

不锈钢内胆，喷塑钢板外壳、数字显示精度高

不锈钢弹簧式万用夹具可夹不同大小烧瓶，亦可夹试管

独特的不锈钢循环风道，强迫空气循环，温度均匀

整机结构合理、技术先进、性能可靠、工作平稳

### 操作步骤

1.插上电源插头(必须具有安全接地装置)

2.开机及速度调节

3.打开仪器可视盖，把所需恒温振荡的容器夹在弹簧万用夹具上，合上可视盖。打开电源开关和振荡工作开关；调节速度旋钮至所需速度（注：振荡速度旋钮应从低速向高速缓慢调节）。

4.接通外电源，将电源开关置于“on”端。

日常维护及保养:

1、正确地使用和维护振荡器（如合适的环境温度和工作温度等）。使其处于良好的工作状态，以利于延长使用寿命。

2、系统工作时，除试验需要，应避免频繁开启箱门，这对保持温度稳定，防止灰尘、污物进入均有好处。

3、系统停止工作后，用软布擦净工作腔。

本厂产品自出厂之日起保修壹年，终身维修（人为损坏及使用不当酌收工本费）。

如果您的振荡器不能正常工作，请您在要求维修服务前进行以下检查：

故障现象	原因分析	排除方法
指示灯不亮	电源插头未插好	插好电源插头
	电源开关未打开	打开电源开关
	保险丝的损坏	更换保险丝
箱内有异味	新机器	打开箱门放置10小时
温度没有变化	仪器处于设定状态	将设定键打到测量处
不能升温	加热管的损坏	更换新加热管
不能振荡	定时器处于“off”	将定时器调到“on”

经以上处理后，如振荡器仍不能正常工作，请与客户服务中心或当地维修部联系，国立将竭诚为您服务，电话：0519-82302244，e-mail:sale@guolii.com。