

## 自动菌落计数器厂家,新款菌落计数器价格

产品名称	自动菌落计数器厂家,新款菌落计数器价格
公司名称	望江嘉嘉赢电子产品有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:那艾仪器 型号:NAI7800 产地:上海
公司地址	望江县华阳镇雷池大道棉花大市场C1楼2区段AC3幢1单元1楼101、102室
联系电话	0556-5601030 18900560103

## 产品详情

望江嘉嘉赢精密实验仪器设备[上仪器网]网站 全国送货厂家直销! 品质保证!

网站:www.nai17.com 电话:021-5161-9676 电话 : 138-1708-1849 QQ : 28802-63190企业QQ:28802-63199 客服QQ:5935-86493[支持仪器批发,同行勿加] 实验仪器非电子产品,使用效率和售后服务\*重要。我们同品质比价格,同价格比效率,同效率比售后。设备仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费3年质量保质,任何问题提供配件保养维护上海那艾精密专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售有集菌仪,无菌均质器,固相萃取仪,氮吹仪,脂肪测定仪,干式恒温器,消化炉,光化学反应仪,实验室微波炉等等。

### 产品说明 Product description

菌落计数器NAI7800是一种数字显示式半自动细菌检验仪器。由计数器、探笔、计数池等部分组成。计数器采用CMOS集成电路设计制造。黑色纵深背景式记数池内,采用节能环形荧光灯侧射照明,菌落对比清楚。按照细菌计数检验规程规定,仪器显示器设计为三位数,当一只培养皿中菌落生长数超过300个时,应将检验样品稀释重作,以保证计数的准确性。

### 应用范围 Application range

本仪器可减轻实验人员的劳动强度,提高工效和工作质量。产品广泛用于食品、饮料、药品、生物制品、卫生用品、饮用水、工业废水、临床标本中细菌数的检验。是各级卫生防疫站、环境监测站、食品卫生

监督检验所、医院、生物制品所、药检所、食品厂、日化厂及大专院校、科研单位实验室的必备仪器。

技术参数 Technical parameter

计数器容量：0 ~ 999

光源灯功率：16W

总功耗：< 20W

电源电压：220V ± 10% , 50Hz

体积：280 × 230 × 90

使用方法和注意事项

- 1、将电源插头插入220伏电源插座内。
- 2、将计数笔插头插入仪器上的插孔内。
- 3、将电源开关拨向“开”，计数池内灯亮，同时数字显示应为“000”，表示允许进行计数。如数字不为“000”，应按复零键
- 4、将待检的培养皿（皿底朝上），放入计数池内。
- 5、用计数笔在培养皿底面对所有的菌落逐个点数。每个数一个应听到“嘟”声才说明有效，否则应重点。此时，点到的菌落被标上颜色，显示数字自动累加。
- 6、用放大镜仔细检查，确认点数无遗漏，计数即已完毕。
- 7、显示的数字即为该培养皿内的菌落数。
- 8、记录数字后取出培养皿。按复“0”键，显示恢复“000”，为另一培养皿的计数作好准备。

注意事项：

- 1、仪器应放置在平整牢固的实验台上使用。
- 2、点数菌落时，计数笔不要过于倾斜，轻轻点下至有弹跳感，听到“嘟”声即可，如点按过重，易损坏计数笔。
- 3、仪器应防潮、防剧烈震动、防直接日光暴晒、防酸碱侵蚀，用后应加防尘罩。
- 4、注意防止细菌污染计数池。
- 5、如仪器发生不计数的问题，可按检验键。如计数，说明计数笔坏。如仍不计数，说明仪器本身有问题，若发现故障，请不要随意拆卸，应请有经验的技术人员检修，或由本厂检修。

