

样品浓缩仪（空气吹干仪）

产品名称	样品浓缩仪（空气吹干仪）
公司名称	广州瑞森生物科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街市新路新水坑段6号B座五楼
联系电话	18924268151

产品详情

新品发布|样品浓缩仪（空气吹干仪）

01

产品功能

用于室外各种场所现场操作的样品浓缩，可迅速浓缩样品，达到快速分离纯化样品的效果。

02

产品特点

仪器自带空气气源，体积小巧携带方便，配备数显表头，带温度设计功能和辅助加热功能，适合任意环境下样品的迅速浓缩。采用优质不锈钢做气腔（铝制气腔在使用过程中极易氧化），制作精致，具有加热温度均匀，噪音低，出风量大，短时间内能使样品快速浓缩的特点。

03

技术指标

1、加热孔：12孔

2、孔深：47mm

4、直径：17mm

6、流量：0 - 40L/min

8、最大功率：160W

3、气源：空气气源

5、温度误差： ± 0.5

7、安全性：对有机溶剂本质安全

9、加热范围：室温~85 10、升温时间：2min

使用步骤

- 1、打开便携式手提箱，检查仪器是否完好，接上电源。
2. 调节支架的高度，以不接触到加样液面（1cm）为宜。
3. 根据说明书设置温度，然后打开加热开关。
4. 待温度升至设定温度后，移开支架，将装有待浓缩溶液的试管放入样品室，调节鼓风管的位置高于试管液面1cm左右。
5. 打开空气气源开关，按下吹风按钮。
6. 样品浓缩完成后，依次关闭加热开关和吹风开关，取走试管。
7. 待样品室温度降至室温后，将仪器还原至使用状态。