

悯农厂家直销GT-ATC系列手持式水果糖度计

产品名称	悯农厂家直销GT-ATC系列手持式水果糖度计
公司名称	北京中清国投环保科技有限公司河南分公司
价格	180.00/台
规格参数	品牌:悯农 型号:GT-ATC 产地:河南郑州
公司地址	郑州市金水区北三环园田路江山商务广场
联系电话	0371-66600270 13253669858

产品详情

GT-ATC系列手持式水果糖度计

一、手持糖度计简介

全铜手持糖度计，范围0-99%，最小格值0.1%，高浓度多功能。

GT-ATC系列手持糖度计是一种通过测量水溶液的折射率来测量其浓度的仪器，广泛地应用于农业、养殖、造酒、食品、饮料加工业等各个行业。

二、手持糖度计功能特点

- 1.广泛地应用于农业、养殖、造酒、食品、饮料加工业等各个行业。
- 2.测量精度高，操作简便。
- 3.体积小，重量轻，造型优美，便于携带。
- 4.纯铜镀铬工艺，美观大方。
- 5.ATC自动温补，测量精确。
- 6.进口棱镜组，显示清晰。
- 7.防滑胶套设计，手持更稳。
- 8.直径4cm，身长14cm至19.5cm（刻度差越小，身长越大）。

三、手持糖度计结构剖析

目镜、视觉调节手轮、镜筒和手柄、基准校正螺丝、进光板、折光棱镜

四、手持糖度计技术参数

型号	ATC101	ATC102	ATC103	ATC105	ATC108	ATC109
测量范围	0-10%	0-20%	0-32%	0-50%	0-80%	0-90%
	Brix (糖)	Brix (糖)	Brix (糖)	Brix (糖)	Brix (糖)	Brix (糖)
分辨率	0.1%	0.1%	0.2%	0.5%	0.5%	0.5%

五、手持糖度计使用方法：

1)将折光棱镜 对准光亮方向，调节目镜视度环 ，直到标线清晰为止；

2)调整基准：测定前德杜先使标准液(纯净水)、仪器及待测液体基于同一温度。掀开盖板 ，然后取1~2滴标准液滴于折光棱镜上，并用手轻轻按压盖板 得出一条明暗分界线。旋转校准螺栓 使目镜视场中的明暗分界线与基准线重合(0%)；

注：本光学仪器出厂时已调校好，可直接使用。

3)掀开盖板 ，用柔软绒布擦净棱镜表面，取1~2滴被测溶液滴于折光棱镜上，盖上盖板 轻轻按压，读取明暗分界线的相对刻度，即为被测液体的含量；

4)测量完毕后，直接用潮湿绒布擦去棱镜表面及盖板上的附着物，待干燥后，妥善保存起来。

六，注意事项及维护：

1)使用完毕后，严禁用自来水直接冲洗，避免光学系统管路进水；

2) 在使用与保养中应轻拿轻放，精心保养，光学零件表面不应碰伤划伤；

3) 本仪器应在干燥、无尘、无腐蚀性气体的环境中保存，以免光学零件表面发霉；

4) 与被测物接触的棱镜属易耗品，不能修复，请予以理解；