

## ZW-808A集菌仪，纯化水注射用水分析集菌仪

产品名称	ZW-808A集菌仪，纯化水注射用水分析集菌仪
公司名称	上海熙扬仪器有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	上海熙扬:智能集菌仪 ZW-808A:一体化不锈钢 上海:上海
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢583室
联系电话	021-51877606 18821233218

### 产品详情

上海熙扬仪器目前热卖销售有氮气浓缩仪,固相萃取装置,索氏提取,实验用小型喷雾干燥机，超声波细胞粉碎机，微孔板恒温振荡器，全封闭智能集菌仪等等。

电话：021-51877606企业 客服QQ：2641221627[支持仪器批发,同行勿加]

[一份价,一份货，如有买到问题仪器，我们愿提供维护支持]品质您可以完全放心，价格也是绝对合理。售后服务保障，有任何问题可及时联系我们

设备仪器属于精密设备，对客户信息会进行档案记录，免费二年保修，并负责终身维护

欢迎新老客户前来咨询，有需要或者对我们的产品有不了解的地方都可以随时咨询我们，我们很乐意为您服务。<http://www.shxiyang.com>。

智能集菌仪【技术参数】：

型号：ZW-808A

电源：AC 220V ( ± 10% ) ,50Hz( ± 2%)

功率：60W

转速：0 ~ 300 ± 5rpm

外形尺寸：26\*26\*18cm

重量：10kg

悬架总高度：37cm

机壳材料：L304不锈钢材料

智能集菌仪【适用范围】：

- 1.制药行业：纯化水、注射用水、无菌制剂（大输液、小针剂、粉剂、生物制品、血液制品、眼用制剂、保养液等）的无菌检查和微生物限度检查；
- 2.医疗器械行业：纯化水、注射用水、注射器、输液器、输血器、静脉导管等的无菌检查和微生物限度检查；
- 3.食品、饮料行业；
- 4.环保行业等。

智能集菌仪【产品说明】：

上海熙扬ZW-808A型**智能集菌仪**

是和集菌培养器（1.一次性集菌培养器；2.反复使用集菌培养器）配套使用的仪器，通过集菌仪定向蠕动加压原理，使供试品中微生物截留在滤器中的微孔滤膜（0.22m\*47mm或0.45m\*47mm）上，通过冲洗滤膜除去抑菌成分，然后把所需的培养基通过进样管道直接引入全封闭过滤集菌培养器中，放置在培养箱内进行无菌培养，以检验供试品是否含菌。

上海熙扬智能集菌仪一体化不锈钢机壳设计：全部采用L304卫生级不锈钢，解决了无菌室、微生物室高洁净仪器的要求。提高仪器的使用寿命，降低因传统集菌仪表面生锈问题造成的维修、更换等产生的成本。避免了因为化学物质对表面的腐蚀，机壳表面设计不留任何死角。

智能集菌仪【主要特征】：

- 1.新型泵头：偏心张紧固定法，操作方便快捷。
- 2.智能集菌仪的传动系统采用低转速大力矩电机，直接驱动，从而降低了输入功率和机身表面的温度，噪音在50db以下。
- 3.蠕动泵具有安全保护装置，打开动快自动停止运转，避免操作失误对人的伤害。
- 4.整机采用L304不锈钢一体化超小型设计，减少操作台的占用空间。
- 5.转速控制采用无极旋转调速法控制，操作简单直接，有暂停记忆功能。
- 6.脚踏开关采用航空防水端头连接，超低电压控制电器，不会存在漏电伤人的危险，有自动班自动可选。
- 7.机壳表面经镜面处理，便于消毒和清洁。
- 8.排液槽有分体式和连机旋转式可选。
- 9.机身所有安装口端经过防水密封处理，有效的防止液体渗入机内。
- 10.可根据客户需求，增加检品回收功能，可自由拆装回收支架，满足昂贵检品的回收和产品除菌的特殊

需求。

## 仪器维护

仪器工作环境应符合要求，以确保仪器的使用寿命，请定期进行维护和检查。

## 仪器保养

- (1) 仪器使用完毕后，将表面擦拭干净。
- (2) 定期清洗泵头内部以及排液槽，并用医用jiu精进行消毒。

## 一般故障检修

### 故障现象

显示屏无显示

### 解决方案

检查电源插座是否连接正常，开关是否开启  
检查仪器是否放置平稳；

马达运行不平稳

检查电源电压是否太低（电压低于200V时将出现间歇性运转。）

泵头转轮不转

取下泵盖板，转动转轮，使定紧螺钉外露，拧紧固定螺丝即可。

转轮与泵头相擦

检查转轮上下位置偏向，松开转轮固定螺丝，适当调整转轮位置，然后拧紧固定螺丝。