

# 热销欧美不锈钢药片-胶囊电子数粒机 数粒装瓶计数全自动

产品名称	热销欧美不锈钢药片-胶囊电子数粒机 数粒装瓶计数全自动
公司名称	广州城雕机械设备有限公司
价格	26800.00/台
规格参数	城雕:城雕 SPJ-50:SPJ-500 广州:广州
公司地址	广州市白云区嘉禾尹边一街79号
联系电话	020-29851412 13128646661

## 产品详情

参数：

名称	光电数粒机SPJ-500
药品规格	: 圆形6~16mm, 异型6~16mm
瓶体直径	20~100mm
瓶体高度	40~200mm
数粒速度	1000~2000粒/分
外形尺寸	920 ( L ) X550 ( W ) X860(H)mm
整机重量	60kg
电源要求	220V/125W/ 50/60Hz

一、适用范围：适用于制药、食品、、化工、塑胶、保健品等行业，对胶囊、片剂、颗粒等药品或食品糖果、、塑胶件计数装瓶。二、功能特点：1、采用7英寸全彩色触摸屏，可调整数粒速度；数粒量0-9999可任意设定；2、人机操作界面，操作便利；不需特殊训练即可操作3、可适用于不同外形产品的数粒需求，操作轻松；4、按GMP标准要求，与物料接触部分采用304不锈钢材质。

6、数粒部件整体升降，可实现瓶高的无极调节；可调节范围50-200mm；7、防尘保护，机器内部附吸尘装置可外接吸尘器；确保产品卫生；8、振动式送料设计与回转数粒速度，可视人工放瓶速度作无极调速，

三、清洁与保养机器安置场所（1）工作桌宜水平，四脚需平稳，避免震动，机器放置于工作桌时，适当旋转腾空之调整脚使之平稳，如有搬移机器则须重新调整。（2）室内温度常温即可，避免湿气太重，如非无尘室，平时以套子盖上。（3）电源插座需负载220V，5A以上，并附有接地插孔。清洁每次分装

改换不同药粒时，或每日收工时，机器外表及与药品接触之零件必须擦拭和干净。保养（1）平时机器不用时，关闭开关（转盘和振动器），如长时间不用机器，则拔掉电源线。（3）机器清洁完毕，重新安装组合，使用前须做以下之检测：（4）测试振动器振动时有无异声，装料斗出口应与振动槽有些微间隙，否则料斗会产生共鸣声。（5）测试转盘空转，不应发出与玻璃吱吱的摩擦声，玻璃转盘会出现刮痕。（6）用手左右来回测试拉杆，应平顺无阻。