

固相萃取仪|SPE-12D固相萃取装置价格

产品名称	固相萃取仪 SPE-12D固相萃取装置价格
公司名称	上海熙扬仪器有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	上海熙扬:固相萃取仪 SPE-12D:独立控制 上海:上海
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢583室
联系电话	021-51877606 18821233218

产品详情

上海熙扬仪器有限公司仪器网站shxiyang.com

固相萃取仪有方形、圆形两种，12/24位独立控制方便客户选购，全国送货! 品质保证！

上海熙扬仪器目前热卖销售有氮气浓缩仪,固相萃取装置,索氏提取,实验用小型喷雾干燥机，超声波细胞粉碎机，微孔板恒温振荡器，全封闭智能智能集菌仪等等。

电话：021-51877606

企业 客服QQ：2641221627[支持仪器批发,同行勿加]

[一份价,一份货，如有买到问题仪器，我们愿提供维护支持]

设备仪器属于精密设备，对客户信息会进行档案记录，免费二年保修，并负责终身维护

欢迎新老客户前来咨询，有需要或者对我们的产品有不了解的地方都可以随时咨询我们，我们很乐意为您服务。<http://www.shxiyang.com>

固相萃取仪【产品说明】：

上海熙扬**固相萃取装置**

是利用固体吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品的基体和干扰化合物分离,然后再用洗脱液洗脱或加热解吸附,达到分离和富集目标化合物的目的（即样品的分离，净化和富集），目的在于降低样品基质干扰，提高检测灵敏度，其应用于各类食品安全检测、农产品残留监控、医药卫生、环境保护、商品检验、自来水及化工生产实验室。

固相萃取仪【主要特征】：

固相萃取装置整机由透明有机玻璃制作，耐腐蚀性强。真空槽其壁厚均匀故可承受-0.096Mpa以上的高负压，长期高压使用不变形。各处受压均匀，气密性好，稳定性强。萃取速度一致性好、控制调整方便。多通道可独立控制，接头耐腐蚀。产品内部试管架由聚四氟制成故有很高的耐腐蚀性。

固相萃取仪【技术参数】：

型号：

SPE-12D、SPE-24D

孔数：

12、24

气体控制方式：

独立控制每个孔

工作区尺寸：

210*100*138mm

210*120*138mm

压力显示：

有压力表

真空度：

0.098Mpa

流量控制阀：

12个

24个

针对填料保留机理的不同（填料保留目标化合物或保留杂质），操作稍有不同。

固相萃取操作一般有四步：

1. 填料保留目标化合物

活化----除去小柱内的杂质并创造一定的溶剂环境。

上样----将样品用一定的溶剂溶解，转移入柱并使组分保留在柱上。

淋洗----最大程度除去干扰物。

洗脱----用小体积的溶剂将被测物质洗脱下来并收集。

2. 填料保留杂质

固相萃取操作一般有三步：

活化--除去柱子内的杂质并创造一定的溶剂环境。

上样--将样品转移入柱，此时大部分目标化合物会随样品基液流出，杂质被保留在柱上，

故此步骤要开始收集

洗脱---用小体积的溶剂将组分淋洗下来并收集，合并收集液。

此种情况多用于食品或农残分析中去除色素。

固相萃取装置使用的注意事项：

- 1、向该装置提供的真空压力不应大于0.1Mpa。
- 2、固相萃取仪柱与接头应安装配合好,当发现系统总是达不到设定压力时，请检查各接头是否拧紧,气压盖密封垫是否平整。
- 3、玻璃器件在操作过程中请一定放置平当。
- 4、系统配有12支流量阀开关，当某一路不使用时，可将其关闭，以保证系统保持一定压力。
- 5、系统的负压力一般不应超过-0.09Mpa。