

PE PP PS固体密度测试仪

产品名称	PE PP PS固体密度测试仪
公司名称	厦门科王电子有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科王 型号:KW-300A 产地:中国
公司地址	厦门市集美区塘埔路153号
联系电话	0592-6683945 13950051183

产品详情

不需要人工计算 快速测出 颗粒 块状产品比重 原理：采用阿基米得原理浮力法，准确、直读量测数值。依据：ASTM D792、ASTM D297、GB/T1033、GB/T2951、GB/T3850、GB/T533、HG4-1468、JIS K6268、ISO 2781、ISO 1183...等标准规范。固体密度计适用于：橡胶、塑料、管材、板材、电线电缆、硬质合金、聚氨酯、保温材料、耐火材料、固体板、PE颗粒、PP，PS固体、新材料、固体型材、发泡材料、胶粒、海绵、泡棉、陶瓷、粉末冶金、岩石、磁性材料、黄金等的密度。等新材料研究实验室。固体密度计型号：KW-300A 称重范围：0.005g~ 300g 密度/比重精度：0.001 g/cm3 测量时间：约10秒 功能设定：温度补偿设定、溶液补偿设定 · 固体密度计采用镀金陶瓷电容传感器； · 配合密度的测试装置，可实现固体、颗粒、不规则块状的密度测试； · 密度直读，减取烦琐的计算； · 标准的RS232数据输出功能，可轻易的连接PC和打印机。； · 全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能 · 被测物空气中质量： 0.25g； · 被测物空气中受到的浮力：< -0.125； · 外形尺寸，270*200*265； 重量;6.5kg · 一体成型水槽尺寸,165*115*85 · 蓝色背光液晶显示； 固体密度计KW-300A主机、 水槽、 测量台、 镊子、 说明书、 砝码、 防风防尘罩、 测颗粒配件一套、 测浮体配件一套、 电源变压器一个 1、将样品放入测量台，测空气中重量，按Enter键记忆。

2、将样品完全浸入水中，测水中重量，按Enter键记忆，直接显示密度值。测试颗粒的步骤：

1、放1个量杯于测量台上、另外茶球在水中的吊栏上，按Zero扣除2个之重量。

2、确认显示屏为 0.00g。而放颗粒于量杯(A)，然后按Enter记忆空气中之重量。

3、拿出茶球(B)，而小心的将颗粒从量杯(A)至茶球(B)。

4、小心的放回茶球 (B)，再将量杯(A)放回测量台上。

5、此时，显示屏的值为颗粒在水中之重量，按Enter记忆水中之重量并得到密度值。

1、收到货款后1-3天交货或按双方约定时间交付。

2、运送至客户指定地点，我方承担运费。运送方式为：物流/快递。

3、本公司售出产品，出厂前一律安装调试合格后方准予发货。 4、每件货物随附说明书/装箱单，封箱前装箱人员依据说明书逐项核对。如客户验货发现缺少零部件，请及时与我方销售人员联系。

1、质保期一年，如有质量问题，免费维修。

2、超出质保期维修，仅收成本费，不再额外收取其他费用。

3、配备整套检测仪器的客户，予以免费上门培训。

4、售后服务电话24小时开通，当天给出问题解决方案。
厦门科王电子有限公司专业研发电子密度计、生产、售后一条龙服务。

欢迎咨询洽谈：0592-6683945 技术专线：13950051183 朱先生 邮箱：916495799@qq.com
QQ：916495799 科王电子仪器官网：<http://www.kewdz.cn>