

# 赛普瑞全功能溶出仪溶媒制备溶出介质脱气仪

产品名称	赛普瑞全功能溶出仪溶媒制备溶出介质脱气仪
公司名称	天津赛普瑞实验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C12座303室-68（集中办公区）
联系电话	022-87082833 15332098226

## 产品详情

### SPR-DMD1600溶媒制备系统

SPR-DMD1600溶出介质脱气及自动加注系统（溶媒制备系统）实现了溶出介质的高效脱气和定量供液，减少了人工操作时的繁琐步骤，解决了速度慢、精度不易控制、加注溶出介质时再次带入空气等问题，并实时显示预热温度、真空度等重要指标。SPR-DMD1600溶出介质脱气及自动加注系统（溶媒制备系统）大大提高了溶出介质的脱气及加注的工作效率，确保了供液体积、温度、含氧量等技术指标的严格控制，实现了过滤、预加热、脱气、定量分配等多步骤合一的简便使用。SPR-DMD1600溶出介质脱气及自动加注系统（溶媒制备系统）结构紧凑合理，体积小巧，操作简洁。SPR-DMD1600溶出介质脱气及自动加注系统（溶媒制备系统）可选配专属设计的移动工作平台，方便移动，为多台溶出仪提供脱气服务。

- 定量分配体积：250~1000ml
- 制备时间：（1000ml非表面活性剂溶出介质） 3min

- 处理含表面活性剂（SDS）溶出介质：2.0%
- 加热功能：初始温度的20 ° C 以上
- 温度精确度：±2
- 脱气效果：可有效降低溶出介质溶氧量

SPR-DMD1600溶出介质脱气及自动加注系统（溶媒制备系统）主要特征：

- 可选配移动工作平台，专属设计的移动工作平台，可以使用本机为多台溶出仪提供溶出介质脱气服务，方便移动，提高工作效率。（选配移动工作平台可容纳25L试剂桶两个。）
- 在线加热：溶出介质在进行脱气前进行预加热（可达45 ° C），提高了脱气效率。同时节约了溶出介质在溶出仪中的加热等待时间。
- 可变的分配体积：进行系统校准后，可在250ml到1000ml范围内进行快速设定。
- 可处理含表面活性剂的溶出介质：简单切换即可处理含有表面活性剂的溶出介质，消除此类溶出介质中的大量泡沫，保证了溶出介质体积的准确性。
- 多杯供液：当设定体积小于等于500ml时可一次进行多杯供液，杯数可达4杯。