

# Branson超声波清洗机售后维修

产品名称	Branson超声波清洗机售后维修
公司名称	北京媒易全景国际网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	Branson:CPXH
公司地址	北京市海淀区复兴路十二号4号楼419室
联系电话	010-82918412

## 产品详情

必能信Branson超声波清洗机售后维修电话010-82918412.

1953年，全球第一台超声波清洗机

1960年，全球第一台超声波细胞破碎仪

不断创新的技术，2013年推出新一代超声波清洗机：加强的扫频功能，新增自适应技术

严苛的产品测试，连续的高温或者低温及电气性能测试

靓丽时尚的外形

Branson超声波清洗机售后维修电话010-82918412.

BRANSONIC系列台式超声波清洗机使用的振子与汽车行业，电子行业和金属加工行业的工业系统type="application/x-shockwave-flash" 设备使用的的是相同的振子。该振子使用了工程陶瓷，保证了振子的耐用性和较高的功率。

清洗槽采用304L不锈钢材料压膜而成，304L是一种抗晶间腐蚀能力优秀的低碳不锈钢。

聚丙烯(PP)材料机身，有效降低噪音,耐化学腐蚀，防漏电。

最高99分钟数字定时与连续工作模式（M和MH系列是60分钟机械定时）

最高可加热到69 /156.2 ，温度单位可显示为华氏度或者摄氏度（仅限MH和CPXH系列）

## 均匀空化

采用振子独有的扫频功能，使其在液体中产生球面波，球面波可均匀传递至整个清洗槽，实现均匀强力无盲区清洗效果。而普通清洗机的平面波传播会产生驻波，随一定间隔而发生强弱不均现象。下图是使用铝箔纸验证branson球面波和普通清洗机平面波不同的效果的实验数据。

## 智能调节

新一代超声波清洗机的控制电路能够主动追踪实时操作频率，并能及时将频率调整到最佳位置。对于使用者来说，新一代超声波清洗机能够稳定提供一致的超声波输出功率而无需在操作时对机器进行调节。全新的超声波清洗机即使在负载条件发生变化时，也可以在槽体内产生稳定的空穴作用。

## 低噪音

由于采用pp材料机身，使得branson超声波清洗机的噪音大大低于普通清洗机。

## 操作简便

CPXH系列是完全可编程的。使用者只需在第一次使用时将操作过程输入至控制系统中，之后每次使用只需要按下开始键，仪器就会自动按照设定的程序开始工作。编程模式允许操作人员设置一个温度出发点，当温度达到该设置值时自动开始脱气和超声操作。当CPXH运行至设定时间时会自动关机，确保每次实验得到相同的结果。

自动清洗功能：当温度加热达到设置温度时，仪器会自动开始进行超声工作，包括预订时间的脱气与超声操作。（仅限CPXH系列）

高/低档功率选择：当清洗精密零件时，CPXH和CPX允许操作者降低清洗槽中声波能量的幅度：100%功率适用于通常的清洗操作，70%适用于精密零件的清洗操作。以这种方式产生的超声波能够有效避免因超声过程对部件所造成的损坏。（仅限CPX和CPXH）

1800和2800这两种型号的机器在内槽设有液体倾倒口，3800、5800及8800则在机身侧面配有阀门，方便倒出槽内液体。

## 安全环保

休眠模式：节约能耗的绿色优点。当操作循环结束并且15分钟内无任何操作，CPXH和CPX会自动进入休眠模式。按任何操作按钮都可将仪器唤醒。

过温保护报警，当仪器加热使槽体温度超过75 时仪器会自动停止运行，显示屏显示空白，只留有报警图标(CPXH和CPX)

操控区域位于水槽的上方，直观且易于操作，主板位于水槽背面，这种设计可以有效避免因意外漏水而导致的电路板短路问题。

## BRANSON(必能信)超声波清洗机具体应用

机械、电子、塑料、仪器仪表、环保、医药、包装、军工、航天航工、船舶、汽车等行业的物件的清洗。

实验室器材、材料如试管和器皿的清洁；样品层析、HPLC前的脱气处理；医疗器械、医用材料的清洁。

中草药、烟草、天然产物等的活性物质和有效成分的提取或萃取；生物样品、乳化液等的均质分散。

珠宝、首饰、手表、贵金属、眼镜等的清洗。

必能信超声波清洗机维修服务范围：北京、天津、河北、河南、山西、辽宁。

公司本着真诚服务、诚信待人的服务态度，为您所使用的必能信超声波清洗机提供售后维修服务。

Branson超声波清洗机售后维修电话010-82918412.