

SY-2沙浴 金坛迅生

产品名称	SY-2沙浴 金坛迅生
公司名称	金坛市迅生仪器厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:金坛迅生 型号:SY-2
公司地址	中国 江苏 金坛市 金坛市丹阳门北路108号
联系电话	86 519 82852260 13861118952

产品详情

品牌	金坛迅生	型号	SY-2
产品适用范围	适合于各种实验室，化验室作固体，液体的加热、蒸发使用。		

沙浴:加热功率1500w，电子控温范围0~300 sy-2数显恒温沙浴是在本公司db型电热板的基础上研制的新产品，加热温度高，具有自动恒温功能，适合于各种实验室，化验室作固体，液体的加热、蒸发使用。

- 1、电源：220v 50hz
- 2、加热功率：1800w
- 3、数显控温：室温~300
- 4、不锈钢工作室尺寸：400 × 300 × 80mm

sy-2沙浴的详细资料：

沙浴:

sy-2 数显恒温

沙浴是在本公司db型电热板的基础上研制的新产品，加热温度高，具有自动恒温功能，适合于各种实验室，化验室作固体，液体的加热、蒸发使用。

一、sy-2 数显恒温 沙浴 性能：

- 1、电 源：220v50hz
- 2、加热功率：1800w
- 3、数显控温：室温~300
- 4、不锈钢工作室尺寸：400 × 300 × 80mm

5、

二、 sy-2 数显恒温 沙浴 使用方法：

三、

当使用本仪器时，把仪器放置于通风干燥的地方，不锈钢容器中放入沙，数量多少可根据试验需要，然后插入有良好接地的220v、容量大于34w的电源上。

四、 接通电源，打开电源开关，按一下set

键温度显示最后一位闪动，再按

键设定您所需温度，再按一下set键退出设定。温控仪进入自动控温状态。

五、 sy-2 数显恒温 沙浴 注意事项：

1、 不锈钢容器中不可直接注入液体加热。

2、 该仪器加热温度高，沙浴处于工作状态时应有专人照管，不要用手触摸工作容器，以防烫伤。

3、 工作完毕切断电源。