

SIGMA离心机售后维修中心

产品名称	SIGMA离心机售后维修中心
公司名称	北京媒易全景国际网络科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	SIGMA:3K15
公司地址	北京市海淀区复兴路十二号4号楼419室
联系电话	010-82918412

产品详情

SIGMA离心机售后维修电话010-82918412.

Sigma北京代理，公司总部位于北京，在上海，杭州设有售后维修分部。

德国SIGMA公司是世界离心机生产厂家之一，始建于1948年，其离心机到上世纪60年代已经在世界范围内销售，同时SIGMA公司也成为欧洲离心机生产者之一。SIGMA公司是无碳刷电机应用于所有离心机的厂家。70余年来，Sigma致力于实验室离心机的研究、开发和生产，产品包括小型台式离心机、实验室通用离心机、实验室高速离心机、实验室大容量离心机。

Sigma公司早在1998年就通过国际ISO9001质量认证，产品在技术方面的竞争优势主要是：

(1)有广泛的附件。其中，转头类别包括角转子、水平转子、酶标板转子、载玻片转子、鼓式转子、毛细管转子等;具有各种各样的离心管适配器等;

(2)Sigma离心机有非常强大的制冷系统。众所周知，离心机腔体温度随转速的增大而升高，而Sigma离心机由于其强大的制冷系统则可以保证任何一个转头的温度在快速度下均为4℃，从而保证产品的高性能。从2010年开始，我们的产品，均标有“任何一个转头在快转速下可以保持在4℃”标志;

(3)Sigma是将无碳刷电机技术应用于离心机的厂家。无碳刷变频电机的使用及转头自动识别功能(冷冻型号有预冷等功能)是Sigma品牌离心机的显著特点之一;

(4)单钮式控制器也是Sigma离心机的一项专利，单钮飞梭，操作简便;

(5)离心机也于2010年在市场上全面推广，能够切换为中文界面，使用中文界面控制的进口离心机。

Sigma离心机主要应用于医疗、分析诊断、农业、食品卫生等领域。由于生命科学领域的研究更为精细，要求更具多样性，Sigma离心机提供的，如自定义曲线功能、控温 T功能等，可实现对离心过程的优化，保证离心的可重复性。因此，Sigma离心机在生物技术、生命科学领域应用尤为广泛。

北京Sigma离心机维修中心，Sigma离心机售后维修。

通用台式高速冷冻离心机

SIGMA 3K15技术指标

1.转速范围:100 15,300 rpm

2.大容量:4 x 200 ml

3.大相对离心力：23,031 g

4.时间控制：9Hr,59 min/连续/短时运转

5.温控范围：-20 ~ 40

6.程序：10个程序存储，20种加速及减速曲线

SIGMA 3K15主要特点：

应用：临床及基础医学实验室、微生物实验室、药学实验室、生化及分子生物学实验室。

1．通用的台式冷冻离心机，可配1.5～85 ml角转子，5～200 ml水平转子及酶标板转子等；

2．无碳刷免维护变频电机，磁性转头识别，可避免转头超速；

3．jingque调节及显示转速，转速范围100～15,300 rpm.，即使在高转速下运行也极为平稳；

4．转头静止时，也可进行温控，采用R134a环保无氟制冷，制冷迅速；

5．环境温度23℃时，高转速下，低温度约5℃，13,000rpm下，约0℃。

6．微控制器可预设离心力、速度、转头、时间和温度，20种加速及减速曲线及10个程序记忆功能；

符合国际安全标准，IEC1010及ISO9001质量认证等。

作为欧洲若干家实验设备厂商在中国的紧密合作伙伴和欧洲实验设备制造商与中国用户的桥梁，正在把欧洲的实验室仪器设备引入日新月异的中国。

我们依靠雄厚的技术实力、设备配置方案、安装调试到售后服务等一系列的全方位服务，赢得了用户的认可。在生物、化学及医学领域里，我们所提供的设备既可帮助用户建立符合GLP标准的实验室，又可以为生产企业达到GMP标准提供必要的装备传递和先进的实验室设备的结合，能为我们的用户提供良好的服务和必要的保证，以求使他们的产品从质量上达到世界的水准。我们的目标是要对中国的科学技术现代化作出贡献，成为中国工业进步阶梯的一块基石。

中国市场潜力巨大，前景广阔，一个有理想和信念的公司绝不会仅仅满足于眼前成绩。因为我们从事的事业是科学的事业，是严谨的事业，是长远的事业，每一个员工都肩负着科学的使命和责任，我们愿意奉献自己的智慧和才能，架起一座欧洲和中国之间科学和友谊的桥梁。

SIGMA离心机使用说明：

一.操作面板

1. 启动键：启动离心机，开始运转。条件：盖子必须是关好的，启动键灯亮。
2. 停止键：按下该键离心机将以预设的减速度减速并完全停止。
3. 开盖键：用来打开离心机盖子。条件：离心机完全停止，开盖键灯亮。
4. 按钮：用来选择或改变参数。

二. 操作

- 1.按一下或转动按钮，光标出现。其出现处是激活状态。
- 2.旋转按钮使光标移到需要修改的参数上，按一下按钮确定，SET将点亮，即处于可以修改的状态了。
- 3.转动按钮直到你所需要的数字出现。
- 4.按一下按钮确认该数字。
- 5.如果没有其他参数修改或输入，光标20秒后将自动熄灭。
- 6.以同样的方法改变其它参数。

三. 注意事项

- 1.离心机应放在平稳且通风良好的台面上。
- 2.仪器周围至少有30厘米的空间。
- 3.离心时一定要配平，放置要对称。
- 4.离心前一定要检查安装的转头编号与离心机程序所设定转头编号是否一致。
- 5.每次使用完以后必须将盖子打开让离心腔回到室温，并且用软布将离心腔里冷却水和脏物清理干净。
- 6.转头转轴和螺丝要经常上油，吊篮和适配器经常清洗上油。
- 7.建议每次用完后将转头取下单独放在4度冰箱中保存。

服务范围：海淀区 朝阳区 宣武区 崇文区 房山区 丰台区 西城区 东城区 石景山区 门头沟区 大兴区 顺义区 昌平区 通州区 等。

北京Sigma离心机维修中心，Sigma离心机售后维修。