

现货供应质优价廉SPJ-500电子数粒机 胶囊药片数粒机电子数粒装瓶

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 现货供应质优价廉SPJ-500电子数粒机 胶囊药片数粒机电子数粒装瓶 |
| 公司名称 | 广州城雕机械设备有限公司 |
| 价格 | 26800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:城雕 型号:SPJ-500 产地:广州 |
| 公司地址 | 广州市白云区嘉禾尹边一街79号 |
| 联系电话 | 020-29851412 13128646661 |

产品详情

现货供应质优价廉SPJ-500电子数粒机 胶囊药片数粒机电子数粒装瓶

一、适用范围：适用于制药、食品、、化工、塑胶、保健品等行业，对胶囊、片剂、颗粒等药品或食品糖果、、塑胶件计数装瓶。

二、功能特点：

- 1、采用7英寸全彩色触摸屏，可调整数粒速度；数粒量0-9999可任意设定；
- 2、人机操作界面，操作便利；不需特殊训练即可操作
- 3、可适用于不同外形产品的数粒需求，操作轻松；
- 4、按GMP标准要求，与物料接触部分采用304不锈钢材质。
- 5、数粒部件整体升降，可实现瓶高的无极调节；可调节范围50-200mm；
- 6、防尘保护,机器内部附吸尘装置可外接吸尘器；确保产品卫生；

7、振动式送料设计与回转数粒速度，可视人工放瓶速度作无极调速，

三、机器的操作

操作前

- (1) 检查玻璃转盘及振动器是否均停止。
- (2) 检查玻璃转盘上，及振动出料槽内，不得有其他杂物。
- (3) 选择适当之轨道器。
- (4) 轨道器调整方法：

- 1. 外围轨道器与内轨道器应互相平行，宽度略大于藻片或胶囊之直径，其出料口须置于电眼座中间位置。
- 2. 外围轨道器前端应贴于圆周上，胶囊在滑动时才会平顺。
- 3. 调整偏斜器，其高度略大于藻片之厚度。

- (5) 配合瓶口及药粒大小，选用合适之下料口。
- (6) 调整升降板高度，并锁紧定位器。
- (7) 开启电源，设定数量，慢速启动转盘及振动器，检查药粒滑动是否顺利，屏幕显示是否正确，如均正常，即可开始操作。

操作中

- (1) 工作时片剂如果掉粉粉末很多，可以接上吸尘器吸出粉尘
- (2) 合药粒大小，下列表格为参考数值：

| | | |
|--------------|--------|-----------|
| 片剂直径:4-6mm | 转速刻度约为 | 30~40 |
| 片剂直径:8mm | 35~50 | |
| 片剂直径：10-12mm | 40~55 | |
| 胶囊：#4-#00 | 45~55 | |
| 一般操作，每分钟速度可达 | | 1000-2000 |

(3) 操作时振动出料要配合转盘速度，盘面不可积料，以免轨道阻塞。尤其注意胶囊，如落料过多，在轨道器内容易产生重叠或阻塞，计数不准。

四、故障排除请联系厂家客服并告知显示代码

五、清洁与保养

机器安置场所

(1)) 工作桌宜水平，四脚需平稳，避免震动，机器放置于工作桌时，适当旋转腾空之调整脚使之平稳，如有搬移机器则须重新调整。

(2) 室内温度常温即可，避免湿气太重，如非无尘室，平时以套子盖上。

(3) 电源插座需负载220V，5A以上，并附有接地插孔。

清洁

每次分装改换不同药粒时，或每日收工时，机器外表及与药品接触之零件必须擦拭和干净。

保养

(1) 平时机器不用时，关闭开关（转盘和振动器），如长时间不用机器，则拔掉电源线。

(3) 机器清洁完毕，重新安装组合，使用前须做以下之检测：

(4) 测试振动器振动时有无异声，装料斗出口应与振动槽有些微间隙，否则料斗会产生共鸣声。

(5) 测试转盘空转，不应发出与玻璃吱吱的摩擦声，玻璃转盘会出现刮痕。

(6) 用手左右来回测试拉杆，应平顺无阻。