

液压手动显微注射泵NARISHIGE斑马鱼注射仪

产品名称	液压手动显微注射泵NARISHIGE斑马鱼注射仪
公司名称	微科（武汉）精密仪器有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:成茂 型号:MPI 产地:JP
公司地址	湖北省武汉市洪山区民族大道龙安港汇城A栋2606室
联系电话	15927216267/027-50666092 15387066267

产品详情

IM-9C

气动系统实现免维护操作。

(*大型注射器。这种型号不需要加油。)

该模型具有与IM-9B相同的新机构，通过降低处理张力的波动来实现平滑控制。除了控制大量的液体，它还可以解决维修问题，比如加油，重新灌装或消除气泡。虽然这样的注射器通常是在一个细胞被固定的时候使用，但它现在也可以用于其他时候使用。这个注射器已经被我们的客户证实了。

IM-9B

结合一种新的机制来提高可操作性。

(*除了原来的注射器,7mm-14mm商用注射器也适配。

*商业上可用的石油需要填满油池。)

一种新的机构，它提高了注射器内柱塞的平行度，减少了注射误差的发生。减少手柄张力的波动，有许多可能。新的机构和驱动部分被内置到手柄中，而手柄本身则更大:但是整体设计更小，操作能力也得到了提高，驱动微型注射泵使用了玻璃锁紧注射器。该模型的规范允许J确控制注射和吸进:我们建议在注入油后使用此注射泵。

IM-9BIM-9B Microinjector (微注射器) 附件IM-H2注射器安装支架,O型圈,硅胶,聚乙烯管,硅胶橡胶垫,通用-1管接头运转幅度柱塞53mm,全转旋钮:500 μ m 控制力Z大范围:1060 μ l,全转旋钮:10 μ l 尺寸/重量W175-2

IM-9CIM-9C Pneumatic Injector (微注射器) 附件IM-H2注射器安装支架,O型圈,硅胶,聚乙烯管,硅胶,运转幅度柱塞53mm,全转旋钮6mm 控制力总容量4240 μ l,全转旋钮480 μ l 尺寸/重量W136-189*D55*H74mm,0.64k

一：手动油压显微注射泵MANUAL

手动油压注射泵是一种手动注射器，用于气动或液压控制注射针或吸液管。适用于注射纳升至微升级别的微量作应用于需要J细的手动控制微针进行目标物体内容物的吸取或者移除应用。该系统由密度金属构成，基座是转的千分尺提供了驱动气密的注射器前进/后退的动力。一种J密的三通阀提供了一种方便的方法来填充液体管路聚四氟乙烯管，色谱显微注射器和注射针夹持器构成本系统。

注射分辨率取决于安装的注射器的体积规格，如下表所示。例如,安装25l注射器,旋转一周的注射/吸附体积为26度，进程为0.001in，对应的体积为10.6nL。

注射器体积/圈体积/刻度

10l	106nl	4.2nl	25l	267nl	10.6nl	50l	529nl	21.2nl	100l	1.06l	42.3nl	250l	2.65l	105.8nl	500l	5.29l	211.7nl
-----	-------	-------	-----	-------	--------	-----	-------	--------	------	-------	--------	------	-------	---------	------	-------	---------

1.请指定您将使用的注射器体积。

2.除非另有说明，否则将标配的玻璃注射针适配尺寸为外径1.0mm，注射针夹持器外径为0.25英寸/6.4毫米。适配器和夹持器都是提供多种可选型号。

技术规格

尺寸：12英寸x3.75英寸x4英寸 | 30厘米x9.5厘米x10厘米。

重量：2.5磅| 1公斤。